



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості.....	3	5.3.25	Скидання на заводські налаштування	32
1.1	Комплект поставки.....	3	5.4	Повідомлення.....	33
1.2	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	3	5.4.1	Попередження.....	33
1.3	Спеціальне оснащення.....	3	5.4.2	Нагадування.....	35
1.4	Область застосування пристрою.....	4	6	Оснащення.....	36
1.5	Звукова емісія пристрою.....	4	6.1	Запобіжний замок.....	36
1.6	Конформність.....	4	6.2	Датчики.....	36
1.7	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	5	6.3	Інтерфейси.....	36
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	5	7	Технічне обслуговування.....	37
3	Початок експлуатації.....	7	7.1	План технічного обслуговування.....	37
3.1	Умови встановлення.....	7	7.2	Пристрій розморозити.....	38
3.2	Розміри пристрою.....	7	7.3	Чищення пристрою.....	38
3.3	Транспортування пристрою.....	8	8	Обслуговування клієнтів.....	40
3.4	Розпакувати пристрій.....	8	8.1	Технічні дані.....	40
3.5	Зняти транспортний фіксатор.....	8	8.2	Технічна несправність.....	40
3.6	Монтувати ручку дверей.....	8	8.3	Служба сервісного обслуговування.....	41
3.7	Монтувати пристрій захисту від перекидання....	8	8.4	Заводська таблиця.....	41
3.8	Встановлення пристрою.....	9	9	Виведення з експлуатації.....	41
3.9	Вирівняйте пристрій.....	9	10	Утилізація.....	41
3.10	Встановлення кількох пристрій.....	9	10.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	41
3.11	Після встановлення.....	9	10.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля способ.....	41
3.12	Утилізація упаковки.....	10	11	Додаткова інформація.....	42
3.13	Зміна сторони відкриття дверцят.....	10	12	Коротка інструкція стосовно щоденного використання.....	43
3.14	Вирівнювання дверцят.....	17			
3.15	Підключення пристрою.....	17			
3.16	Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію).....	17			
4	Зберігання.....	18			
4.1	Поради стосовно збереження.....	18			
5	Керування.....	18			
5.1	Елементи керування та індикації.....	18			
5.1.1	Індикація статусу.....	19			
5.1.2	Символи індикації.....	19			
5.1.3	Акустичні сигнали.....	19			
5.2	Навігація.....	19			
5.2.1	Навігація за допомогою кнопки.....	20			
5.2.2	Меню налаштування.....	20			
5.2.3	Клієнтське меню.....	20			
5.2.4	Налаштувати значення.....	20			
5.2.5	Загальні правила.....	20			
5.3	Функції пристрою.....	20			
5.3.1	Огляд функцій.....	20			
5.3.2	Вмикання/вимикання пристрою	21			
5.3.3	Температура	22			
5.3.4	Запис температури	22			
5.3.5	Забезпечення доступу меню налаштування	22			
5.3.6	Код доступу.....	23			
5.3.7	Нагадування про інтервал технічного обслуговування	24			
5.3.8	Мова	24			
5.3.9	Одиниця вимірювання температури	25			
5.3.10	Яскравість дисплею	25			
5.3.11	Alarm Sound.....	25			
5.3.12	Key Sound.....	25			
5.3.13	WLAN-з'єднання	26			
5.3.14	LAN-з'єднання	27			
5.3.15	Info.....	28			
5.3.16	Години роботи	28			
5.3.17	Software.....	28			
5.3.18	Розморожування	28			
5.3.19	Калібрування датчика	29			
5.3.20	Сигнал попередження про підвищення температури	29			
5.3.21	Сигнал попередження про незачинені дверцята	30			
5.3.22	Імітація сигналів тривоги	31			
5.3.23	Передача сигналу тривоги	31			
5.3.24	Демонстраційний режим	32			

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаній на заводській таблиці:
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Fig. Приближене відображення

Символ	Пояснення
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрій доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Моделі, для яких дієсна ця інструкція з використання:

- SRFfg 3501
- SRFfg 4001
- SRFfg 5501

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу. (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Консольний пристрій
- Оснащення *
- Монтажний матеріал *
- Інструкція по використанню
- Сервісна брошура
- Сертифікат якості *
- Мережевий кабель
- Ручка з гвинтами і зірочковим ключем
- Набір кріплення на стіні

1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення

SRFfg 3501
SRFfg 4001
SRFfg 5501

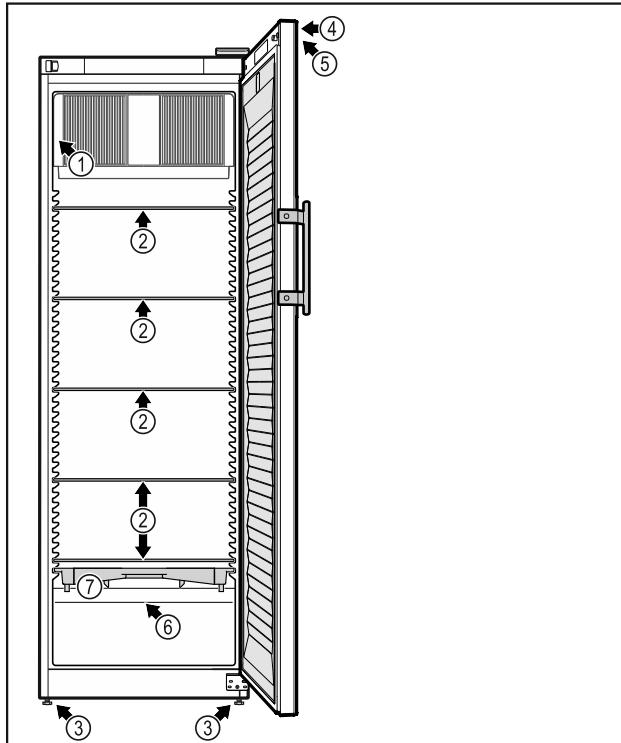


Fig. 1 Приближене відображення

Оснащення

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Заводська таблиця | (5) Елементи обслуговування та індикація температури |
| (2) Скляна пластина | (6) Запобіжний датчик термостату |
| (3) Ніжки | (7) Лоток талої води |
| (4) Замок | |

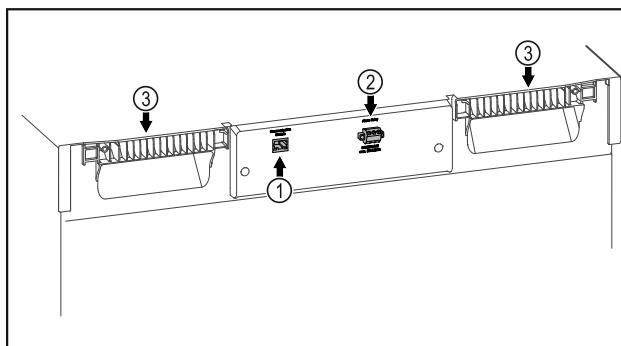


Fig. 2 Приближене відображення задня сторона

Оснащення

- | | |
|--|---------------|
| (1) LAN/WLAN інтерфейс * | (3) Переноска |
| (2) Безпотенційний вихід сигналу тривоги | |

1.3 Спеціальне оснащення

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Загальні відомості

SmartModule

Пристрій можна оснастити SmartModule.

У цьому випадку мова йде про інтерфейси WLAN/LAN для з'єднання пристрою та зовнішньої системи обліку й сигналізації, як-от Liebherr SmartMonitoring.

SmartMonitoring доступний не в усіх країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду (див. 5.3.13 WLAN-з'єднання), ввівши свою модель.

Додаткове оснащення висувних ящиків

У разі додаткового оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr, що використовуються для зберігання продуктів, чутливих до температур, як-от спеціальних медикаментів або охолоджених матеріалів, щодо яких діють спеціальні нормативні вимоги, необхідно провести оцінку температури. Додаткове оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr може привести до псування продуктів або їх пошкодження. Через це додаткове оснащення може виконувати виключно сервісна компанія, авторизована виробником холодильника/морозильної камери.

1.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Цей лабораторний холодильник із внутрішнім простором без джерел займання призначений для професійного зберігання продуктів, що легко займаються, у закритих резервуарах за температури від 3 °C до 16 °C.

Захист від вибухів внутрішнє приміщення

Значення для придбаного вами пристрою вказані на наклейці на дверях пристрою.



Fig. 3 Клас захисту: II 3/-G Ex ec IIC T6 Gc/-

Внутрішнє приміщення - допускається вибухонебезпечна зона згідно 2014/34/EU (ATEX-директива). Типові продукти, що мають зберігатися, - наукові проби, реагенти, лабораторний інвентар і т.д., розділені по відповідним зонам, вибуховим групам та температурним класам.

Вибухову групу продукту, що має зберігатись, див. у сертифікаті безпеки. У разі невпевненості зв'язатись з постачальником відповідного продукту.

При зберіганні цінних та/або чутливих до температури речовин або продуктів потрібне використання незалежної системи сигналізації з постійним контролем. Така

система сигналізації має мати таке виконання, щоб кожен аварійний стан відразу реєструвався відповідальною особою, яка може виконати відповідні заходи.

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Не належне використання пристрою призводить до ушкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

XXX 9999 Index 99X / 999 Service-Nr.No. Service: 9999999-99
GeA: F, R, P, D, IEC: HAZT GeB: F, T1, P, D, IEC: CHILL GeC: F, T2, P, D, IEC: CHILL GeD: F, T3, P, D, IEC: CHILL Re600s: A C V Hu Re600n: 99,999,999,9

LIEBHERR

Fig. 4 Заводська табличка
(X) Цей клас клімату

вказує, при яких умовах довкілля можна безпечно експлуатувати пристрій.

Клас клімату (X)	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
7	35 °C	75 %

Вказівка

Мінімальна допустима кімнатна температура на місці встановлення складає 10 °C.

У випадку граничних умов на скляних дверях та на бокових стінках може утворитись легкий конденсат.

1.5 Звукова емісія пристрою

А-скоригований рівень звукового тиску емісії під час роботи пристрою менше 70 дБ(А) (потік звукової енергії відн. 1 пВт).

1.6 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність.

Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU та 2011/65/EU.

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС можна знайти за адресою: www.liebherr.com

1.7 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попередень. Вони мають важливе значення для безпечної і безпекебійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Цей пристрій може використовуватись лише спеціалістами та лабораторним персоналом, навченими з цією метою і що знайомі з заходами безпеки при роботі в лабораторії. Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань не можуть використовувати або обслуговувати цей пристрій.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте

пристрій з пошкодженим кабелем живлення.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Планки штепсельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрії (наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати на задній стінці пристрію.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не закривайте вентиляційні отвори у корпусі пристрою або у монтажному корпусі.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Відкладення пилу на крильчатці вентилятора! Небезпека утворення іскор від тертя!

Не класти в пристрій запилені предмети. Вентиляційну щілину вентилятора циркуляційного повітря чистити щомісяця пилососом.

- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.

Небезпека загоряння:

- Застосовуваний холодоагент (дані на заводський табличці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може привести до виникнення пожежі.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не експлуатувати всередині охолоджувального відділення електричні пристрої, чия конструкція не відповідає рекомендованій виробником.

- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуńтьте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.

- Не використовуйте пристрій поряд з вибухонебезпечним газом.

- Не зберігати і не використовувати поблизу пристрою бензин, інші займисті рідини та гази.

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Небезпека падіння та перекидання:


- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з нестійким положенням пристроя, необхідно закріпити його відповідно до вказівок.
- Не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо.



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: **у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно.** Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі / горючі матеріали. Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.

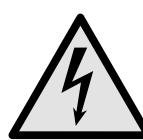

Символ на зворотній стороні пристрою в зоні сигнального реле та вказує на наступну небезпеку: **Електричний удар!** Навіть у випадку відключення пристроя від мережі ще може бути зовнішня напруга. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристроя. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею або охолоджувальними/заморожуваними виробами чи використовуйте заходи захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під кожухом знаходяться частини, які під напругою.
- **УВАГА:** Пристрій можна експлуатувати лише з оригінальним додатковим приладдям виробника або з додатковим приладдям іншого постачальника, допущеним виробником. Користувач несе ризик від використання не допущеного додаткового приладдя.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Кваліфікація спеціалісти:

Пристрій можуть встановлювати, перевіряти, обслуговувати та використовувати лише спеціалісти, знайомі з монтажем, введенням в експлуатацію та експлуатацією пристроя.

Спеціалісти - це особи, які на основі своєї професійної освіти, знань та досвіду, а також завдяки знання відповідних норм та правил, можуть оцінити і виконувати доручені їм роботи і розпізнавати можливі небезпеки. Вони повинні мати освіту, інструктаж і право працювати на пристрой.

Символи на пристрої:

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	Позначає корисні вказівки та поради.

3 Початок експлуатації

3.1 Умови встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

► Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

3.1.1 Місце встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодаагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодаагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
- Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.
- Що більше холодаагенту знаходиться в пристрії, то більшим має бути приміщення, в якому знаходитьться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Місце встановлення має відповідати вазі пристрою разом з максимальним завантаженням. (див. 8.1 Технічні дані)
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

3.1.2 Підключення електрики



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристріїв подовжуваючі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

3.2 Розміри пристрою

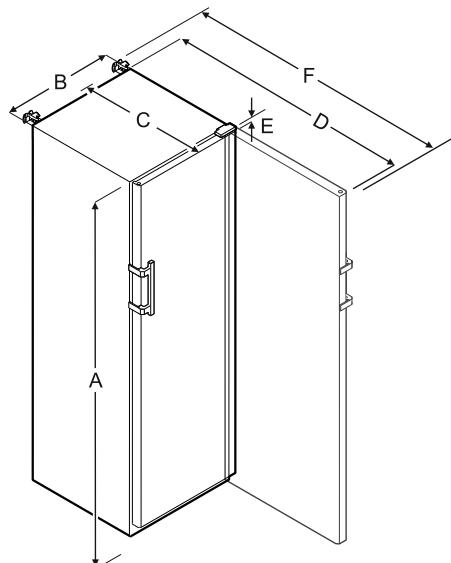


Fig. 5

	SRFg 3501	SRFg 4001
A	1684 мм	1884 мм
B	597 мм	597 мм
C	664 мм	664 мм
D	1203 мм	1203 мм
E	23 мм	23 мм
F	1241 мм	1241 мм

	SRFg 5501
A	1684 мм
B	747 мм
C	779 мм
D	1468 мм
E	23 мм
F	1506 мм

A = Висота пристрою з ніжками / роликами

B = Ширина пристрою без ручки [глибина ручки = 45 мм]

C = Глибина пристрою без ручки [глибина ручки = 45 мм]

Початок експлуатації

D = Глибина пристрію при відкритих дверях

E = Висота шарніру

F = Глибина пристрію з виступанням ручки та захистом від перекидання

3.3 Транспортування пристрою

- За першого введення в експлуатацію: пристрій транспортувати в упаковці.
- Під час транспортування після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд): пристрій транспортувати розвантаженим.
- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

3.4 Розпакувати пристрій

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження. Не підключати пристрій до електро живлення.
- Видаліть усі пакувальні матеріали з задньої стінки або бічних стінок пристрію, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.

3.5 Зняти транспортний фіксатор

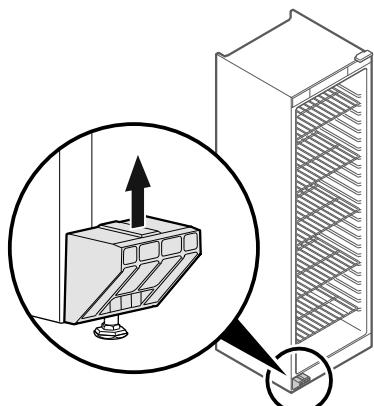


Fig. 6

- Потягнути транспортний фіксатор вгору.
- Статичний тримач лишається на пристрії.

3.6 Монтувати ручку дверей

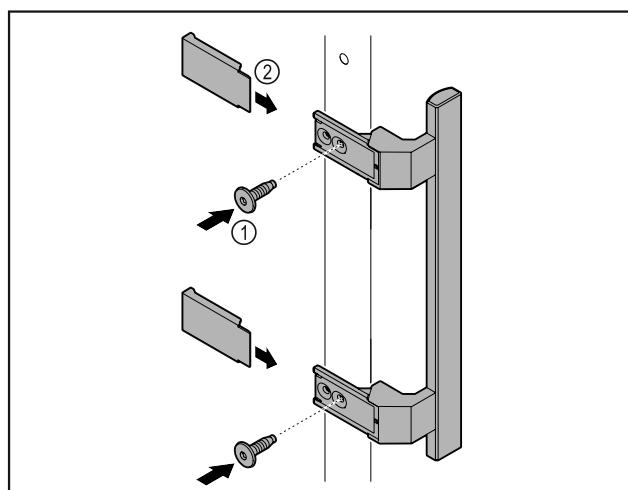


Fig. 7

- Ручку з комплекту додаткового обладнання з доданими гвинтами Fig. 7 (1) розмістити на дверях.
- Встановити кришку Fig. 7 (2).

3.7 Монтувати пристрій захисту від перекидання

Інструмент



Fig. 8

Захистити пристрій від перекидання.

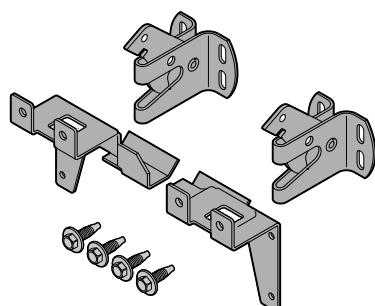


Fig. 9

Пристрій захисту від перекидання, що складається з двох деталей для підтримки, двох запобіжних гаків та чотирьох гвинтів (4 x 14), додається до пристрію.

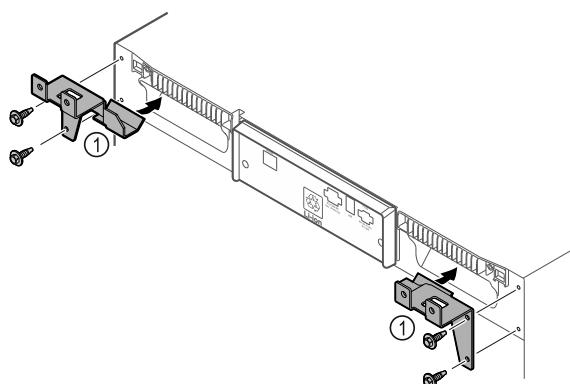


Fig. 10

- Монтувати деталі для підтримки Fig. 10 (1) з приданими гвинтами на пристрій.
- Пристрій з встановленими деталями для підтримки посунути до стінки.

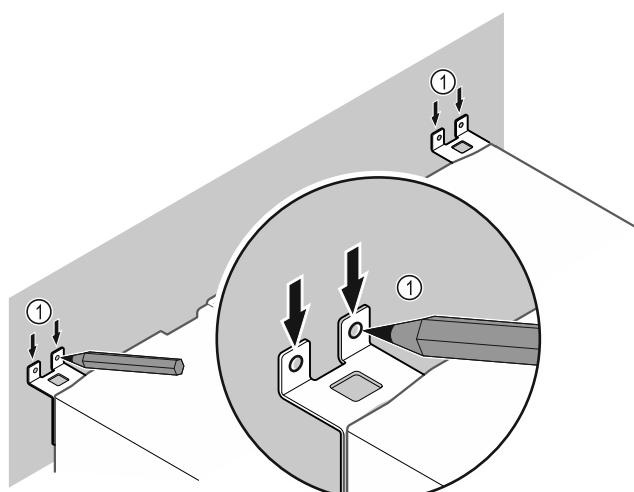


Fig. 11

- Встановити маркування на стіні Fig. 11 (1).

- Зняти пристрій.

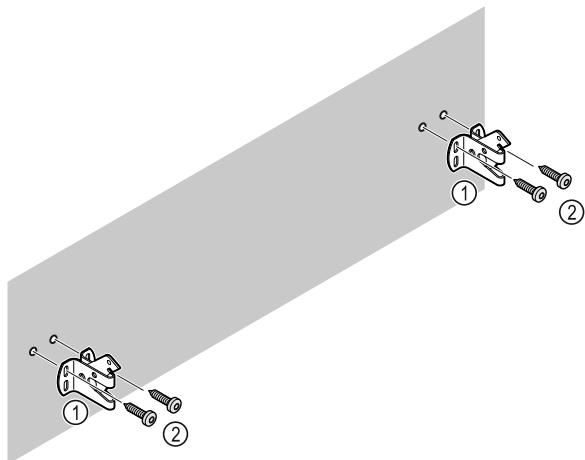


Fig. 12

Залежно від матеріалу стіни (дерево, бетон) використовувати придатний кріпильний матеріал (наприклад, дюбелі) та достатню кількість точок кріplення .

- Закріпити запобіжні гаки.

3.8 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

- Встановлювати пристрій силами 2 чоловік.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. У випадку склянин дверцят пошкоджене скло може призвести до травм!

- Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.
- Всі потрібні компоненти (наприклад мережевий кабель) підключити до зворотньої сторони пристрою і відвести вбік.

Вказівка

Кабель може пошкодитись!

- Не затискати кабелі під час зміщення назад.

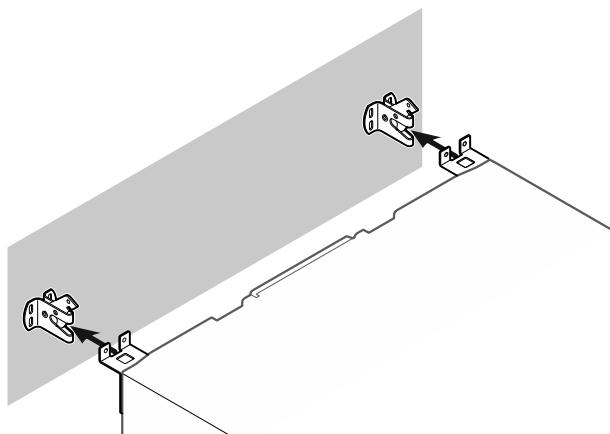


Fig. 13

- Посьунти пристрій до стіни так, щоб деталі для підтримки зафіксувались у запобіжні гаки.
- Агрегат тепер захищений від перекидання.

- Його можна ослабити знову відкиданням назад запобіжних гаків.

3.9 Вирівняйте пристрій

УВАГА

Деформація корпусу пристрою і двері не закриваються.

- Вирівняти пристрій по горизонталі та по вертикалі.
- Вирівняти нерівності підлоги з допомогою ніжок.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належне налаштування висоти ніжки!

Важкі та смертельні травми. Неправильне налаштування висоти може ослабити нижню частину ніжки і перекинути пристрій.

- Не витягувати ніжку надто далеко.

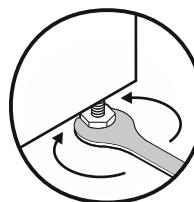


Fig. 14

Підняти агрегат:

- Повернути ніжку за годинниковою стрілкою.

Опустити агрегат:

- Повернути ніжку проти годинникової стрілки.

3.10 Встановлення кількох пристройів

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату між боковими стінками!

- Не встановлювати пристрій поруч з іншим холодильником.
- Ставити пристрой один поруч одного з відстанню 3 см між пристроями.
- Ставити кілька пристройів лише при температурах 35 °C і 65 % вологість повітря один поруч одного.
- При більшій вологості повітря збільшити відстані між пристроями.

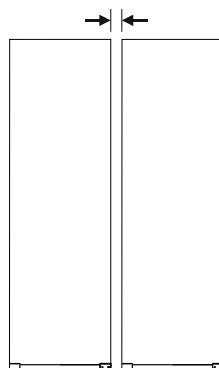


Fig. 15 Встановлення бік у бік (Side-by-Side)

Вказівка

Набір Side-by-Side можна замовити як додаткове приладдя у сервісній службі Liebherr. (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування)

3.11 Після встановлення

- Зніміть захисну плівку.*

Початок експлуатації

- ▶ Помийте пристрій. (див. 7.3 Чищення пристрою)
- ▶ За необхідності: Дезінфікувати пристрій.
- ▶ Зберегти рахунок (чек) і мати в розпорядженні дані про пристрій та дилера.

3.12 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збиті цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

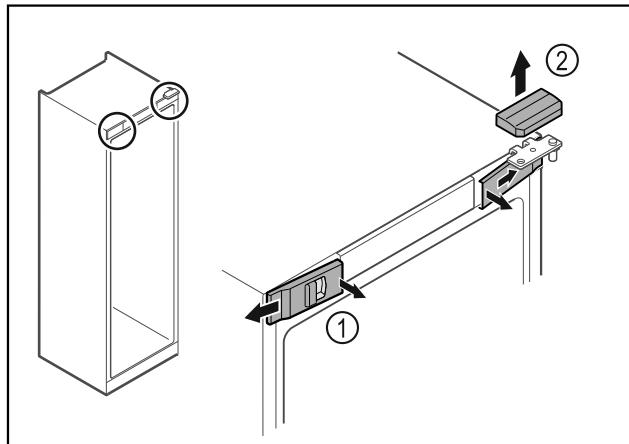


Fig. 16

- ▶ Звільніть передні кришки Fig. 16 (1) всередині від фіксатора та поверніть убік.
- ▶ Зніміть верхню кришку Fig. 16 (2) вгору.

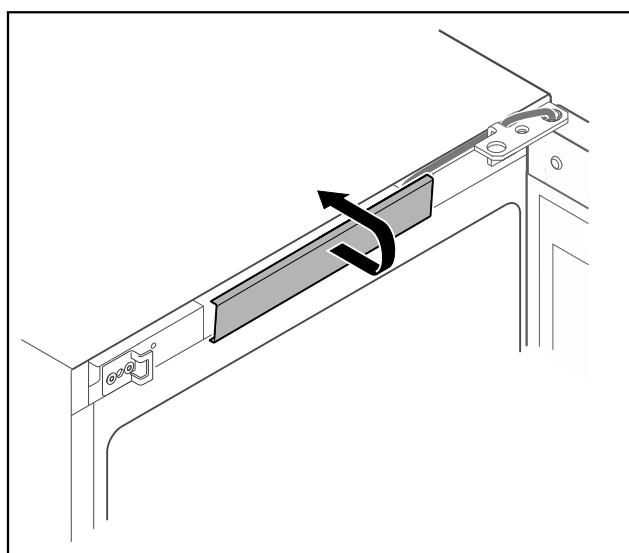


Fig. 17

- ▶ Звільніть і зніміть середню кришку.

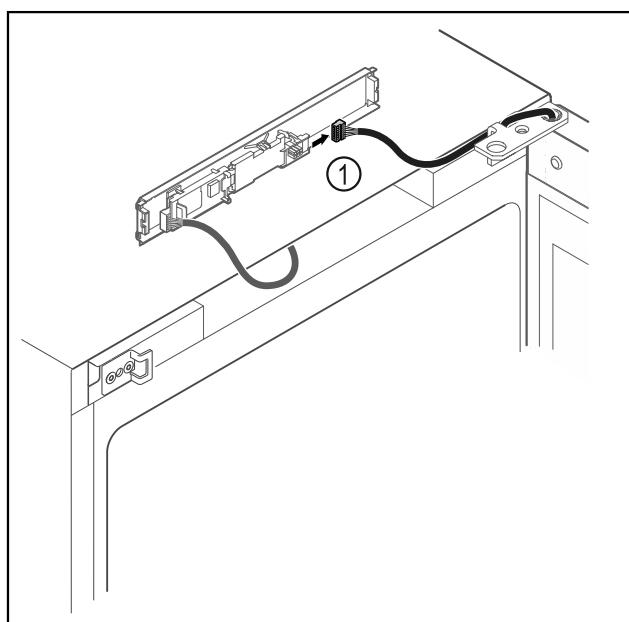


Fig. 18

- ▶ Витягнути штекер Fig. 18 (1) з плити.

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- ▶ Витягніть мережевий штекер, перш ніж виконувати переставлення дверцят.

- ▶ Відкрийте дверцята.

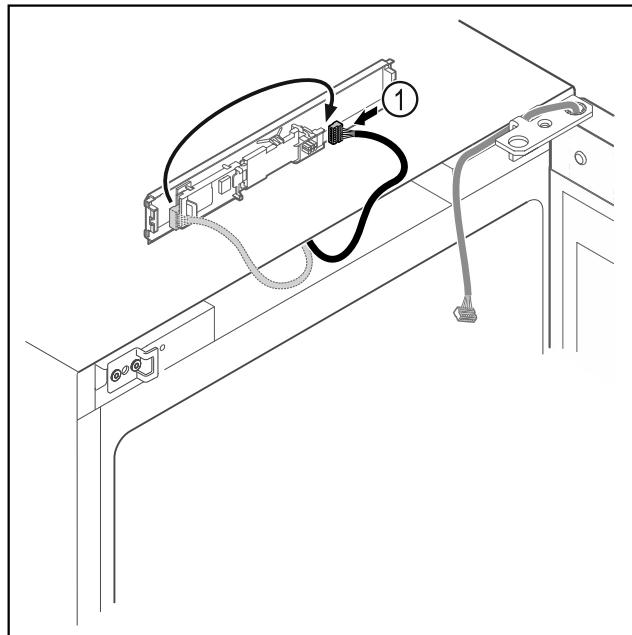


Fig. 19
► Переставити штекер *Fig. 19 (1)* на плиті.

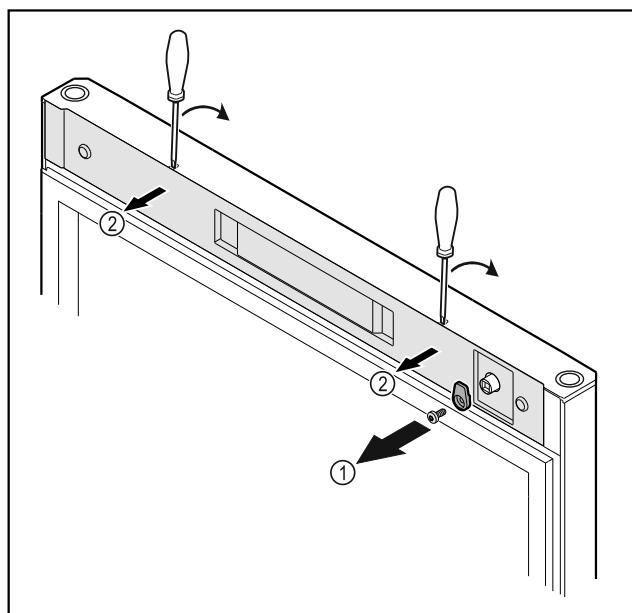


Fig. 20
► Відкрутити запірний гачок *Fig. 20 (1)*.
► За допомогою малої викрутки зніміть з фіксатора кришку *Fig. 20 (2)* і видаліть.

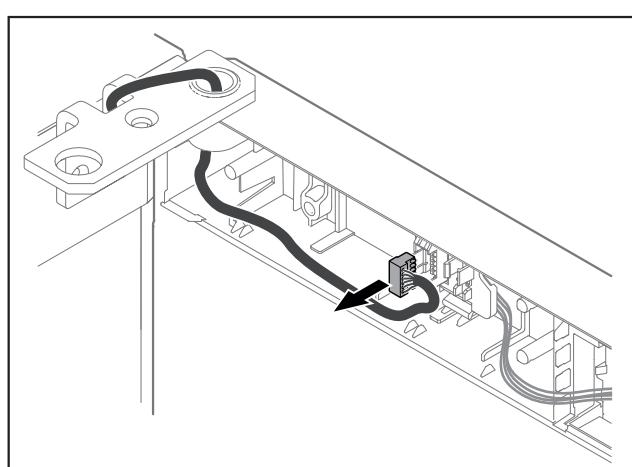


Fig. 21
► Видалити штекер з кріплення штекера.

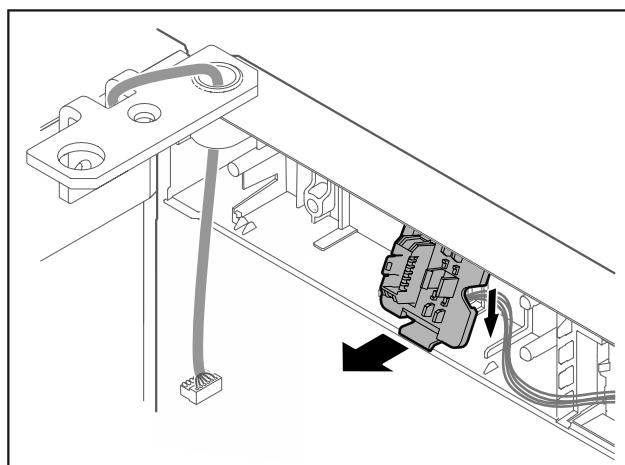


Fig. 22 Кріплення тримача штекера можна повернути на 180°.
► Зняти кріплення штекера.

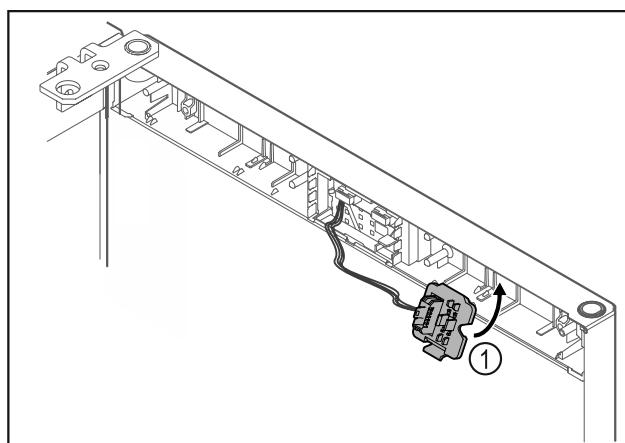


Fig. 23
► Задійсніть кріплення штекера *Fig. 23 (1)* на протилежній стороні.

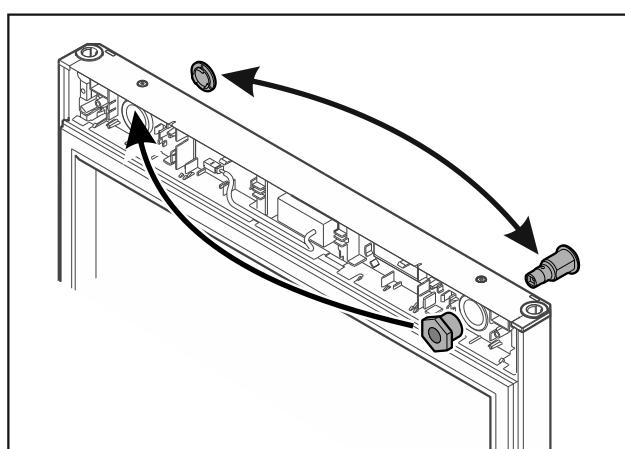


Fig. 24
► Замок та кришку відповідно переставити на протилежний бік.

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!
► Притримуйте дверцята.

Початок експлуатації

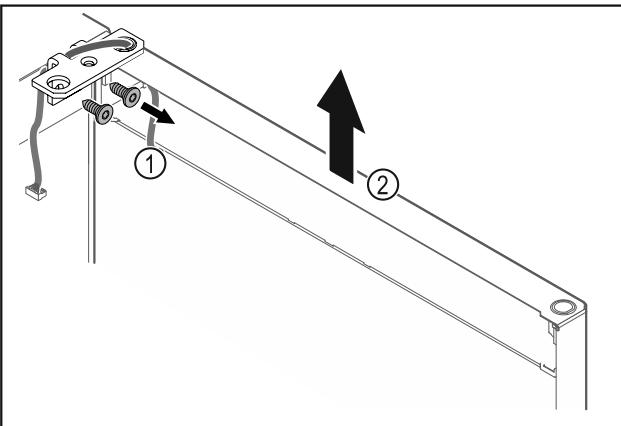


Fig. 25

- Відкрутити шарнірний кутик Fig. 25 (1).
- Дверцята з шарнірним кутиком Fig. 25 (2) приблизно на 200 мм прямо підняти вгору і зняти.
- Двері обережно покласти на м'яку підкладку.

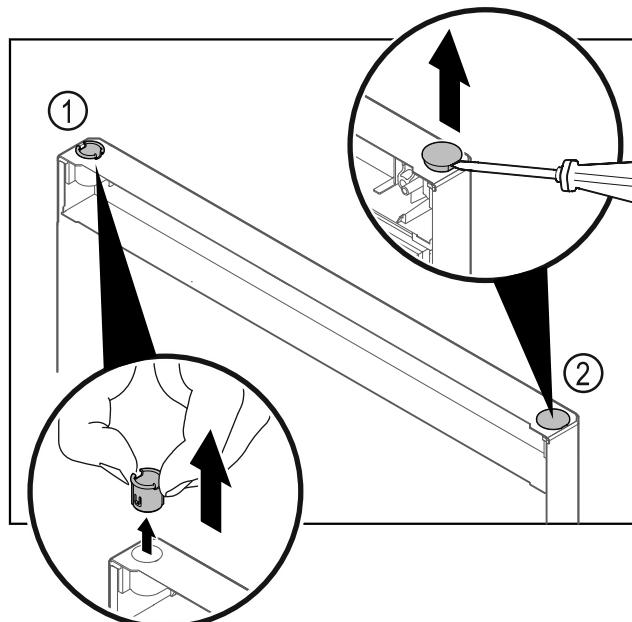


Fig. 26

- Обережно витягніть кабель.
- Витягніть шарнірну втулку Fig. 28 (1) пальцями.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підніміть заглушку Fig. 28 (2) та витягніть її.

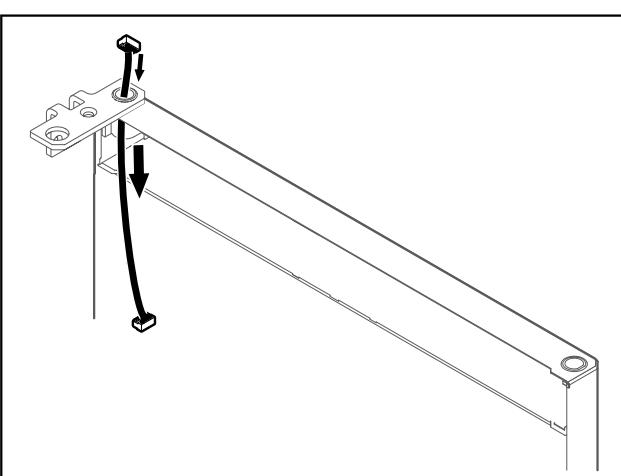


Fig. 27

- Витягнути шарнірний кутик.

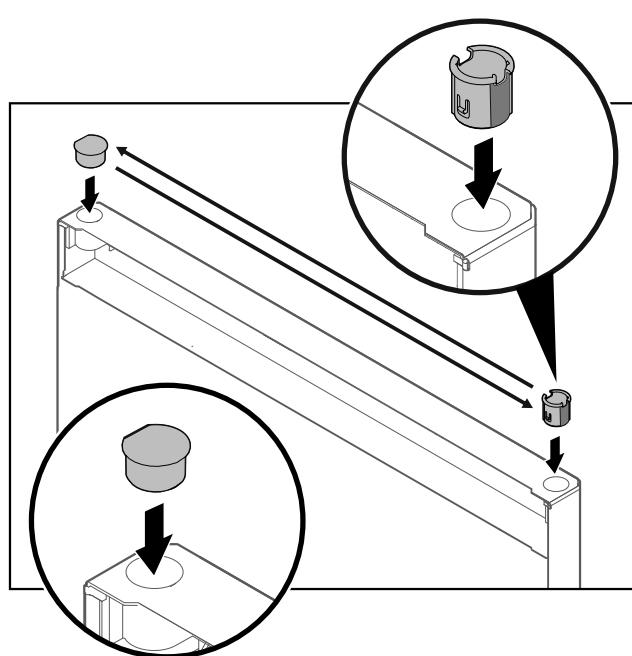


Fig. 28

- Вставити шарнірну втулку та заглушку відповідно на протилежній стороні (сторони, що спадають, показують назовні).

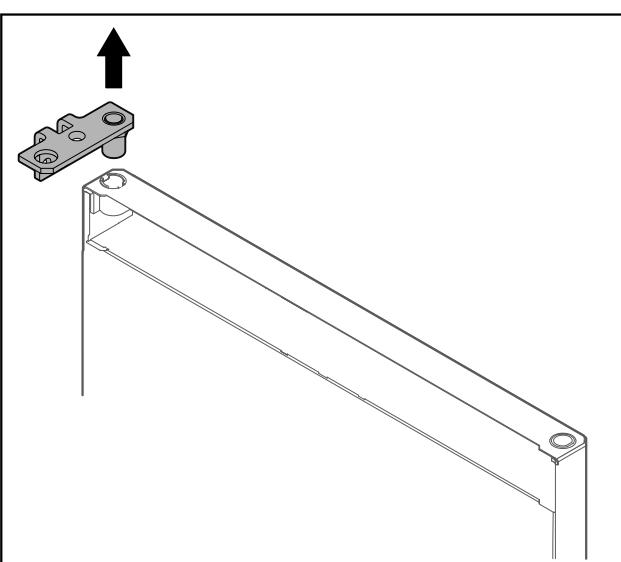


Fig. 29

- Витягнути шарнірний кутик.

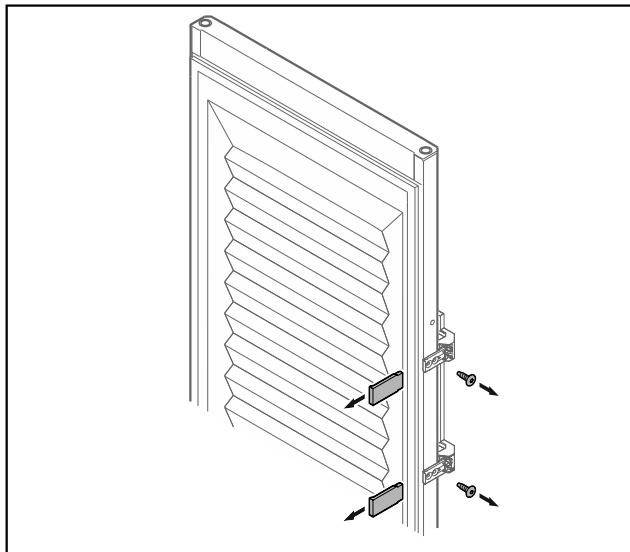


Fig. 30 Спінені дверцята

- Зніміть панелі.
- Відкрутити ручку.

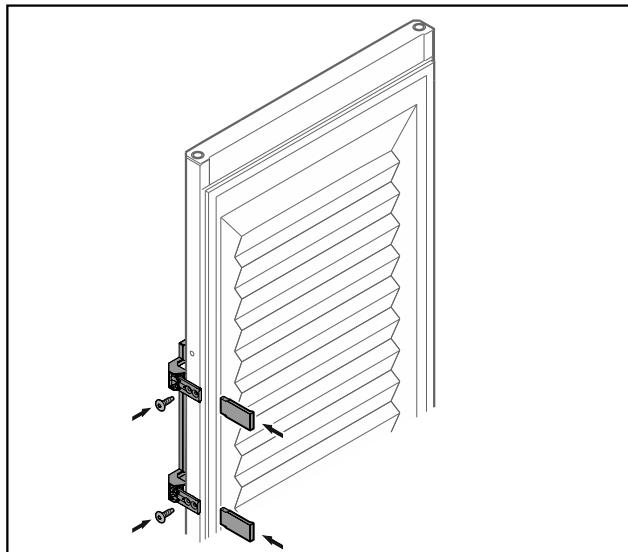


Fig. 32 Спінені дверцята

- Накрутити ручку на протилежній стороні.
- Встановити панелі.

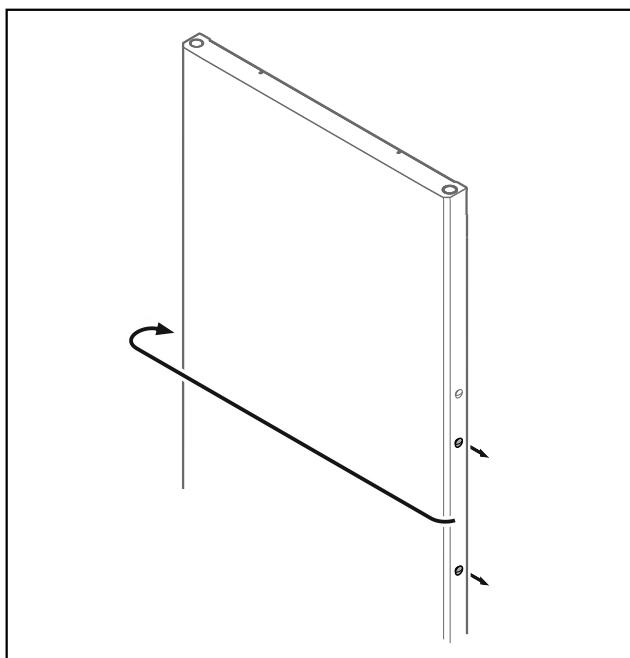


Fig. 31

- Переставте пробку на протилежну сторону.

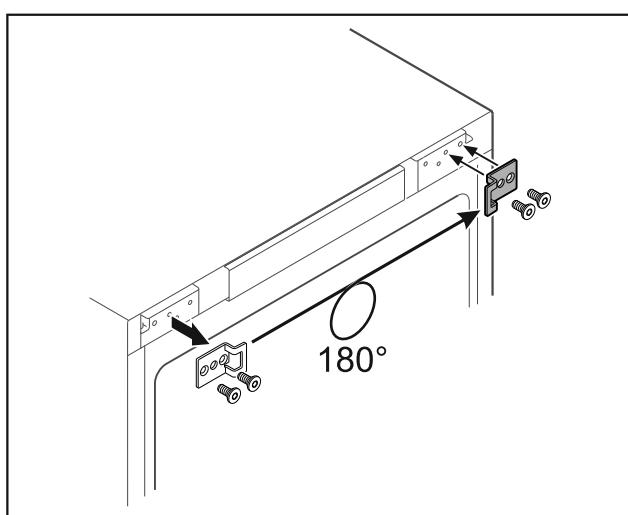


Fig. 33

- Переставте шарнірний кутик на протилежну сторону.

Вказівка

Отвори попередньо марковані і мають пробиватися самонарізними гвинтами.

Початок експлуатації

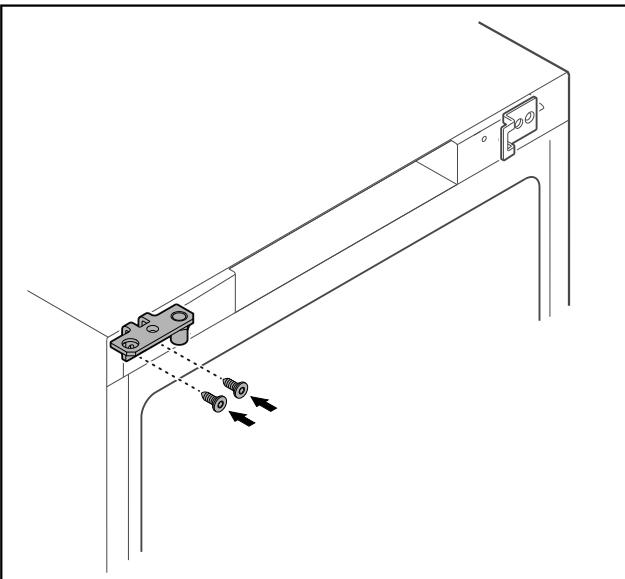


Fig. 34

- ▶ Переставте шарнірний кутик на протилежну сторону.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та матеріальні збитки через перекидання дверцят!

- ▶ Затягнути болт підшипника з вказаним обертальним моментом.

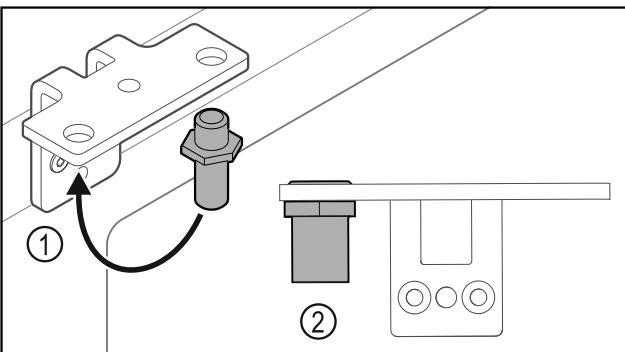


Fig. 35

- ▶ Перемістити палець Fig. 35 (1) у шарнірному кутику.
- ▶ Затягнути палець Fig. 35 (2) з **обертальним моментом 12 Нм.**
- ▶ Знову відкрутити шарнірний кутик.

УВАГА

Небезпека травмування через напружену пружину!

- ▶ Не розбирати систему закриття дверей Fig. 36 (1).

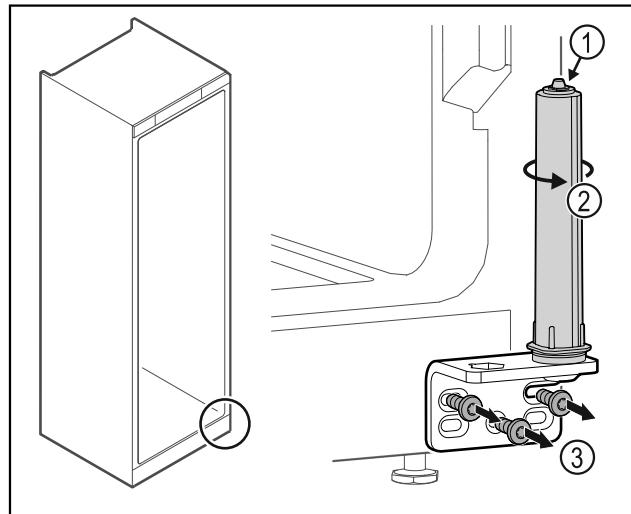


Fig. 36

- ▶ Повернти систему закриття Fig. 36 (2) до клацання.
- ▶ Попередній натяг від системи закриття ослаблений.
- ▶ Відкрутити шарнірний кутик Fig. 36 (3).

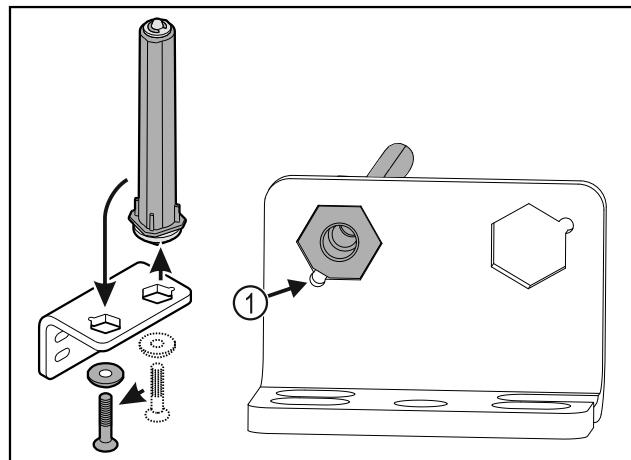


Fig. 37

- ▶ Перемістити систему закриття дверей у шарнірному кутику.
- ▶ Звертати увагу на те, щоб при вставці нахил пальця Fig. 37 (1) показував на круглий отвір.

-або-

Вказівка

Неправильне розташування шайб регулювання висоти. Можливе недостатнє кріплення гайок.

- ▶ Шайба повинна увійти в зачеплення на нижній стороні системи запирання.

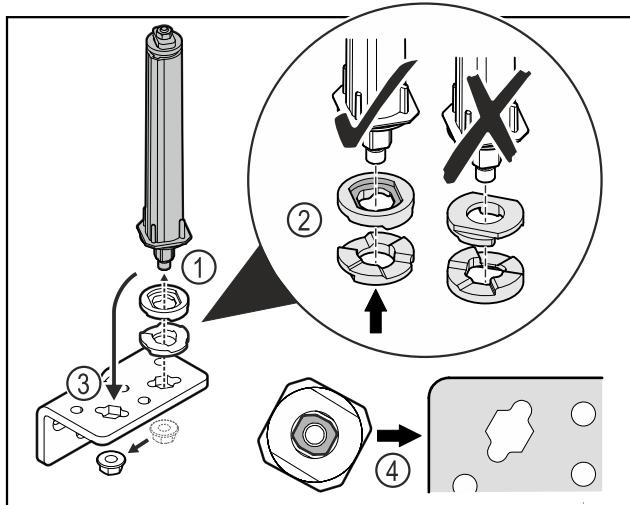


Fig. 38

- ▶ Відкрутити гайку і зняти систему запирання дверей Fig. 38 (1).
- ▶ Слідкувати за правильним розташуванням шайб для регулювання висоти Fig. 38 (2).
- ▶ Переставити систему запирання дверей у шарнірному кутику і зафіксувати гайкою Fig. 38 (3).
- ▶ Під час встановлення слідкувати за правильною орієнтацією системи запирання дверей Fig. 38 (4).

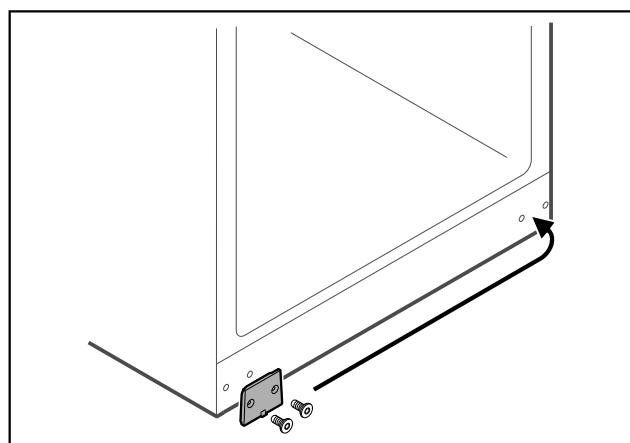


Fig. 39

- ▶ Переставте захисну пластину на протилежну сторону.

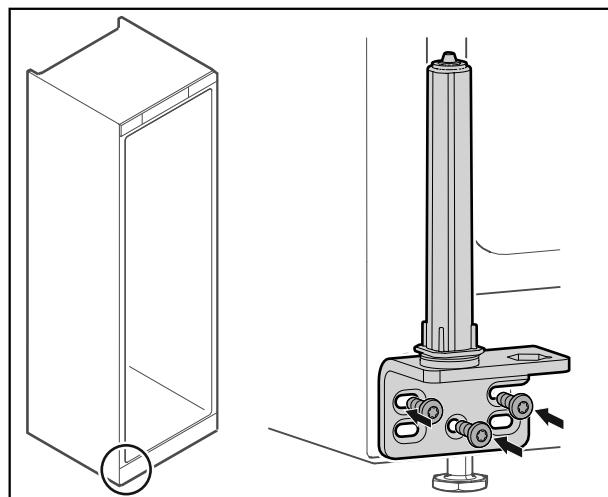


Fig. 40

- ▶ Накрутити шарнірний кутик на протилежну сторону.

Вказівка

Правильне вирівнювання: і попередній натяг важливі для роботи системи закриття.

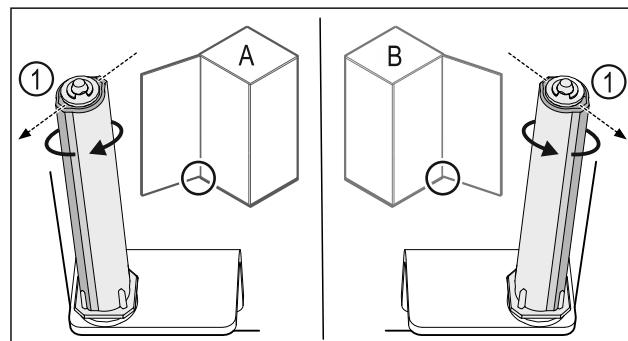


Fig. 41 Розкриття ліворуч (A) / Розкриття праворуч (B)

- ▶ Систему закриття повернати проти опору доки перемичка системи закриття Fig. 41 (1) не показуватиме назовні.
- ▶ Система закриття самостійно лишається у цьому положенні.
- ▶ Система закриття вирівняна і попередньо напружена.

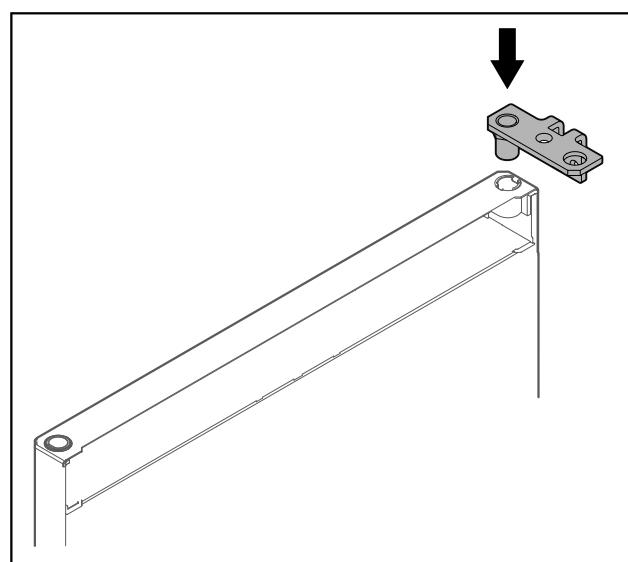


Fig. 42

- ▶ Вставити шарнірний кутик у двері.

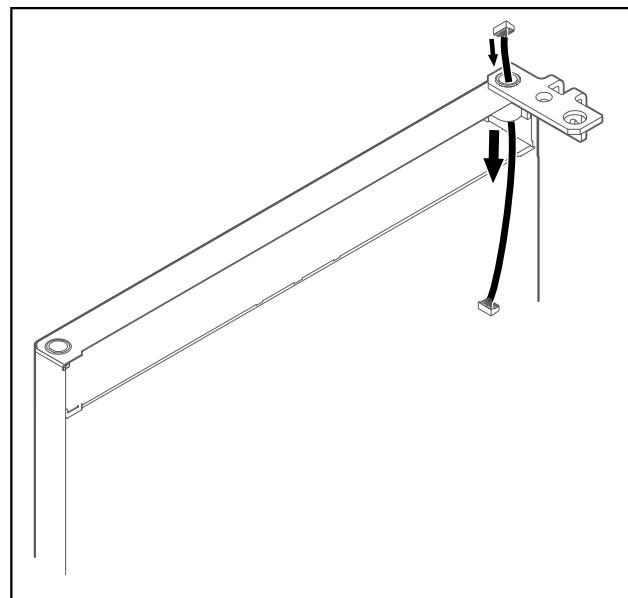


Fig. 43

Початок експлуатації

- Обережно провести кабель.

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

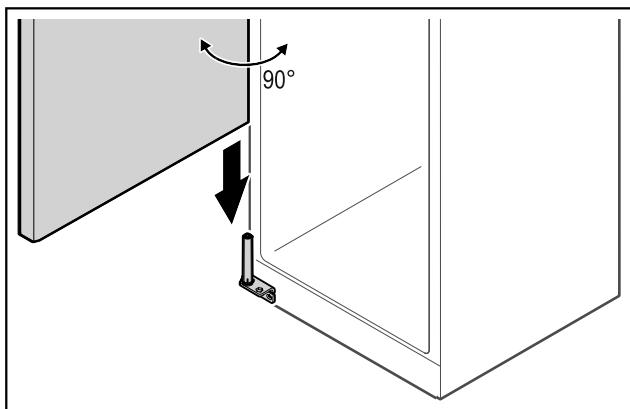


Fig. 44

- Підняти двері з підлоги з допомогою другої особи.
- Двері у відкритому на 90° стані обережно одягти на систему закриття.

УВАГА

Матеріальні збитки через неправильний монтаж!

- Не затискати кабель під час монтажу шарнірного кутика.

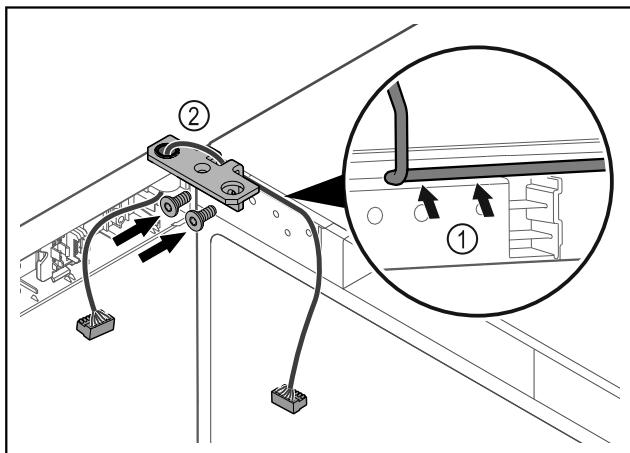


Fig. 45

- Кабель провести через виїмку шарнірного кутика і обережно прокласти Fig. 45 (1).
- Накрутити шарнірний кутик Fig. 45 (2).

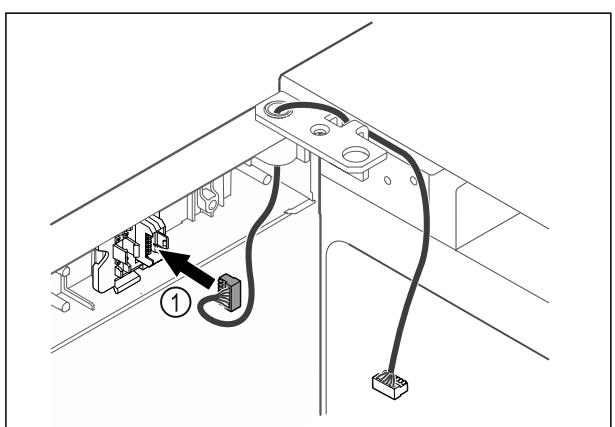


Fig. 46

- Вставити штекер Fig. 46 (1) в кріплення штекера.

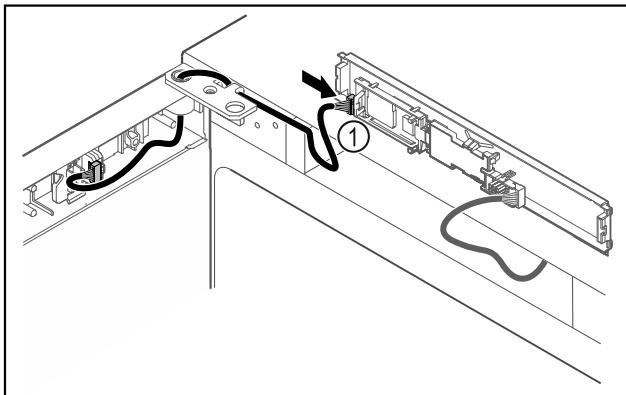


Fig. 47

- Встановити штекер Fig. 47 (1) на плиті.

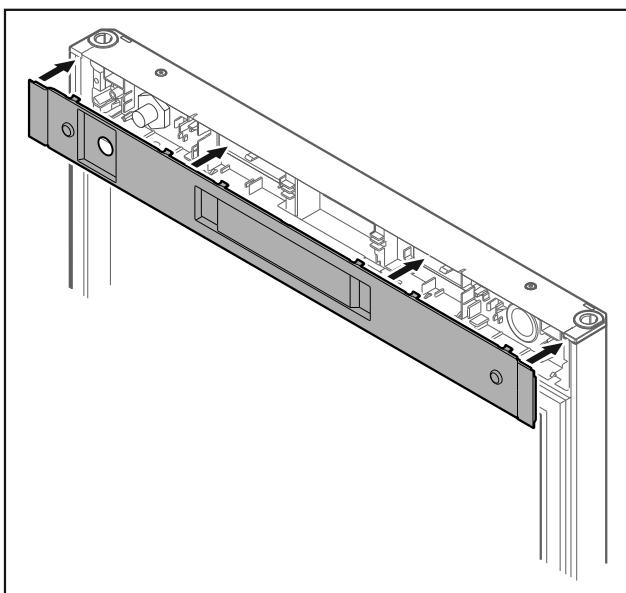


Fig. 48

- Встановіть кришку.

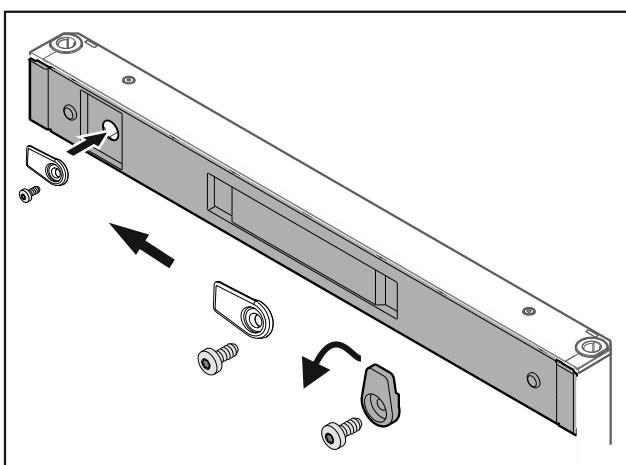


Fig. 49

- Накрутити запірний гачок.

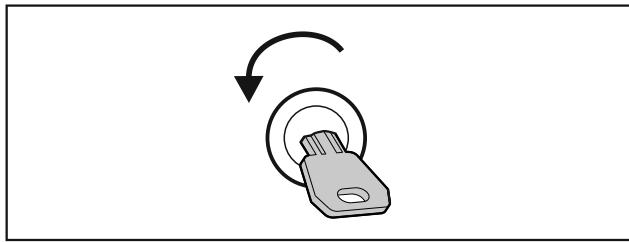


Fig. 50

- Закрити дверцята.

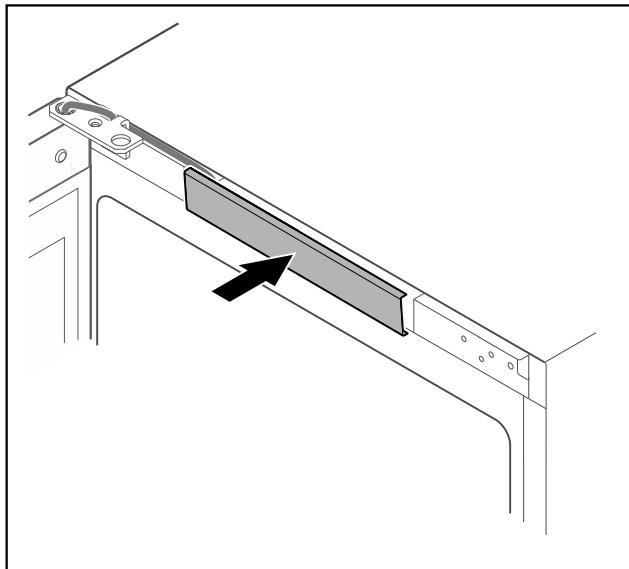


Fig. 51

- Зафіксуйте середню кришку.

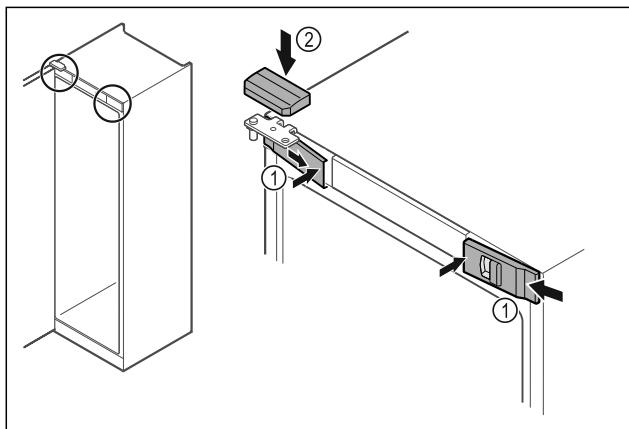


Fig. 52

- Передні кришки Fig. 52 (1) зачепити збоку та зафіксувати всередині.
- Зафіксуйте верхню кришку Fig. 52 (2) зверху.
- Закрите дверцята.
- Розкриття дверей змінено.

3.14 Вирівнювання дверцят

Якщо двері не прямі, можна юстувати двері на нижньому шарнірному кутику.

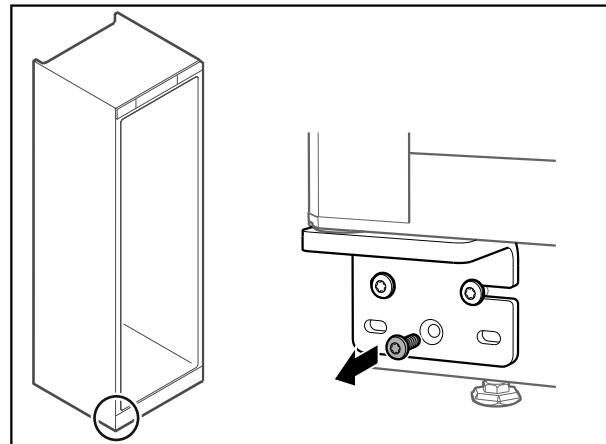


Fig. 53

- Видалити середній гвинт на нижньому шарнірному кутику.

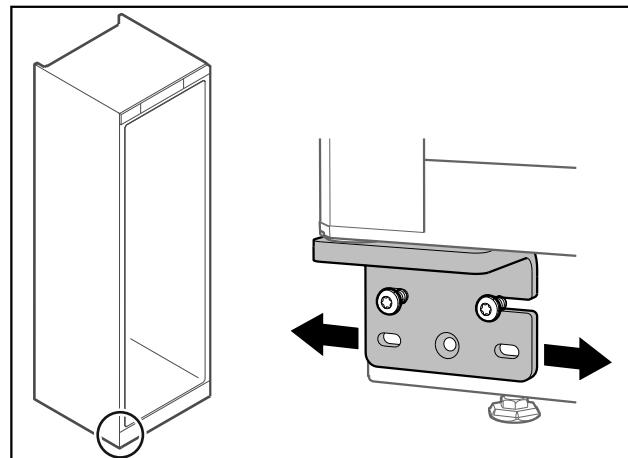


Fig. 54

- Трохи ослабити обидва гвинти і посунути двері з шарнірним кутиком ліворуч або праворуч.
- Затягнути гвинти до упору (середній гвинт більше не потрібен).
- Дверцята вирівняні прямо.

3.15 Підключення пристрою




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.

Ушкодження на пристрії.

- Не використовувати подовжуvalний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

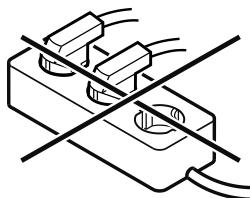

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрії.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

Зберігання

Вказівка

Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект постачання.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Експлуатація пристрою дозволена лише зі **змінним струмом**.
- Припустимі напруга та частота надруковані на заводській табличці. Положення заводської таблички вказано в розділі Огляд пристроя. (див. 1.2 Загальний огляд пристроя та оснащення)
- Розетка заземлена належним чином і оснащена електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка знаходиться в доступному місці.
- Перевірте підключення до мережі.
- Встановіть штекер приладу на задній стороні приладу. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

- Пристрій вмикається, як тільки на дисплей з'явиться температура.
- Індикатор температури блимає, поки не буде досягнуто встановленої температури.

4 Зберігання

4.1 Поради стосовно збереження

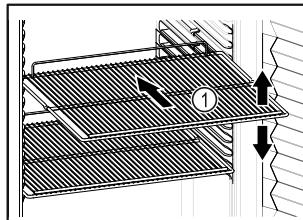


Fig. 58 Приближене відображення зберігання

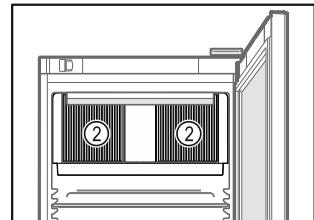


Fig. 59

При зберіганні враховувати:

- ❑ Якщо решітки для зберігання Fig. 58 (1) знімні, відрегулювати по висоті.
 - ❑ Враховувати максимальне завантаження. (див. 8.1 Технічні дані)
 - ❑ Пристрій завантажувати лише коли досягнута температура зберігання (дотримання холодильного ланцюжка).
 - ❑ Тримати відкритою вентиляційну щілину Fig. 59 (2) вентилятора циркуляційного повітря у внутрішній камері.
 - ❑ Охолоджувані продукти не повинні торкатися задньої стінки.
 - ❑ Не зберігати охолоджувані продукти за межами заднього упору решітчастих полиць.
 - ❑ Рідини зберігати у закритих резервуарах.
 - ❑ Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.
 - ❑ Охолоджені продукти не повинні розміщуватися вище за мітку.
- Це важливо для оптимальної циркуляції повітря та підтримання рівномірної температури у всій внутрішній камері.
- ❑ Не зберігати охолоджувані продукти під лотком для талої води.

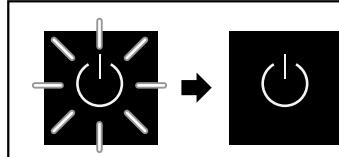


Fig. 55 Приближене відображення

Символ режиму очікування блимає до закінчення процесу запуску.

На дисплеї відображається символ режиму очікування.

Якщо пристрій постачається із заводськими налаштуваннями, при введенні в експлуатацію треба спочатку вибрати мову екрану.

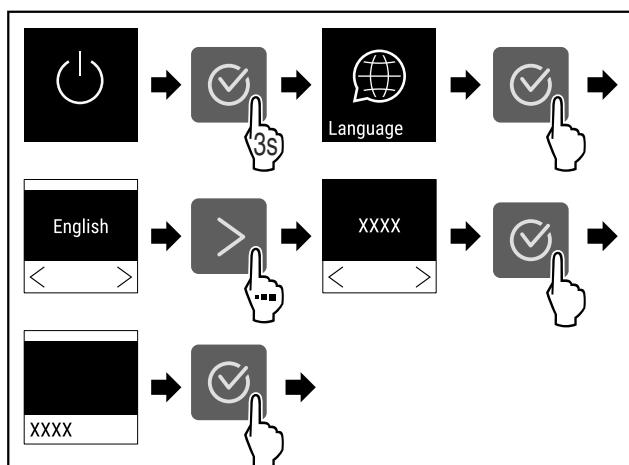


Fig. 56

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Fig. 57

5 Керування

5.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд поточного стану пристроя, налаштування температури, стану функцій і налаштувань, а також аварійних та повідомлень про помилку.

Управління здійснюється через навігаційні стрілки та символ підтвердження.

Можна активувати та деактивувати функції та змінити значення налаштування.

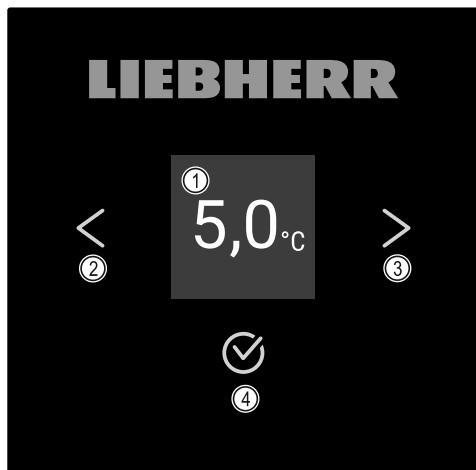


Fig. 60 Дисплей

(1) Індикація статусу

(3) Навігаційна стрілка вперед

(2) Навігаційна стрілка назад

(4) Підтвердити

5.1.1 Індикація статусу



Fig. 61 Індикація статусу із фактичною температурою

Індикація статусу показує фактичну температуру і є вихідним показником. Звідси відбувається навігація до функцій та налаштувань. (див. 5.2 Навігація) Індикація статусу може відображати різні символи індикації.

5.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрію.

Символ	Стан пристрою
	Режим очікування Пристрій вимкнений.
	Пульсуючий символ режиму очікування Пристрій розганяється.
	Пульсуюча температура Цільова температура ще не досягнута. Пристрій охолоджується до встановленої температури.
	Індикатор температури Відображає поточну температуру у внутрішній камері
	Зміна індикації температура/Defrost-символ з білим стовпчиком Пристрій у ручному розморожуванню

Символ	Стан пристрою
	D на індикації Пристрій у DemoMode.
	Нагадування технічне обслуговування Налаштований часовий інтервал закінчився.
	Повний накопичувач даних Накопичувач даних (999 годин) повний. Найстаріші дані переписуються від тепер.
	Блимаючий символ Помилка ще активна.
	Символ помилки Пристрій у аварійному стані.
	Білий стовпчик внизу Підменю
	Білий стовпчик вгорі Попереднє налаштування, активне налаштування або активне значення
	Зростаючий стовпчик Натисніть кнопку та утримуйте 3 секунди для активації налаштування.
	Спадаючий стовпчик Натисніть кнопку та утримуйте 3 секунди для деактивації налаштування.

Символи індикації статусу

5.1.3 Акустичні сигнали

Сигнал звучить у наступних випадках:

- При підтвердженні функції або значення.
- При функцію або значення не можна активувати або деактивувати.
- Як тільки виникає помилка.
- У випадку аварійних повідомлень.

Звуки сигналів тривоги можна вимкнати і вимикати в клієнтському меню.

5.2 Навігація

Доступ до окремих функцій через навігацію в меню. Керування здійснюється кнопками поряд із індикацією.

Керування

5.2.1 Навігація за допомогою кнопки

Індикація і клавіша	Опис
	Навігаційна стрілка вперед Перехід у наступне меню (підменю). Після останньої сторінки меню знову з'являється перша сторінка меню.
	Навігаційна стрілка назад Коротке натискання: Повернення у попереднє меню (підменю). Довге натискання (3 секунди): Перехід назад до індикації статусу.
	Багаторазове натискання Навігація в меню.
	Підтвердити Активація / деактивація функції. Вибір підтверджено. Відкриває підменю.
	Назад Перехід назад на рівень меню.

5.2.2 Меню налаштування

Меню налаштування забезпечує доступ до додаткових функцій пристрою.

Виклик меню налаштування

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 62

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- Ввести PIN-код доступу до меню налаштування. (див. 5.3.5 Забезпечення доступу меню налаштування)
- Меню налаштування відкрите.

Забезпечення доступу до меню налаштування

(див. 5.3.5 Забезпечення доступу меню налаштування)

5.2.3 Клієнтське меню

Клієнтське меню захищено числовим кодом **151**. Через меню здійснюється доступ до додаткових функцій пристрою.

Виклик клієнтського меню

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

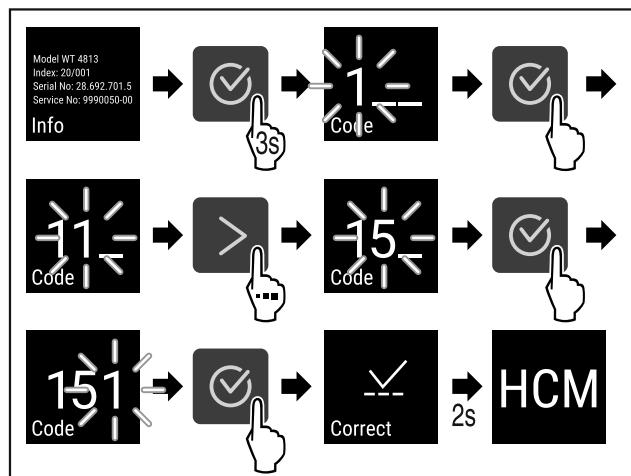


Fig. 63

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Клієнтське меню відкрито.

5.2.4 Налаштювати значення

Значення індикації можна налаштювати в підменю в комбінації з навігаційною стрілкою:

Індикація і клавіша	Опис
	Збільшує значення.
	Зменшує значення.

5.2.5 Загальні правила

Додатково до наявних клавіш є наступні загальні правила:

- Після вибору значення індикація показується на 2 секунди, перш ніж перейти на рівень назад.
- В разі 10 секунд бездіяльності індикація переходить до індикацію статусу (за винятком меню клієнта).
- Якщо підтвердити вибір у підменю, індикація переходить назад у меню.

5.3 Функції пристрою

5.3.1 Огляд функцій



Вимикання / Вимикання пристрою



Фіксація температури



Ручний запуск автоматичного розморожування

	Налаштування
	Доступ до цієї функції можна заблокувати через PIN-код. (див. 5.3.5 Забезпечення доступу меню налаштування)
	Інформація
	Температура
	Сигнал попередження про підвищення температури
	Сигнал попередження про незачинені дверцята
	Імітація сигналу тривоги
	Передача сигналів тривоги
	Калібрування датчика
	Нагадування про інтервал технічного обслуговування
	Мова
	Одиниця вимірювання температури
	Яскравість екрану
	LAN *
	WLAN *
	Години роботи
	Програмне забезпечення
	Налаштування блокування
	Налаштування код блокування
	Звуки клавіш

	Інформація розморожування
	Звуки сигналів тривоги
	DemoMode
	Скинути заводські налаштування

5.3.2 Вмикання/вимикання пристроя

Це налаштування робить можливим вмикання та вимикання всього пристрою.

Увімкнення пристроя

Без активації DemoMode:

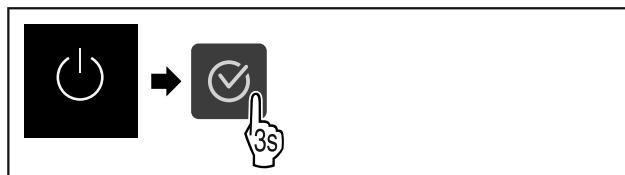


Fig. 64

► Виконати кроки згідно з малюнком.

З активацією DemoMode:

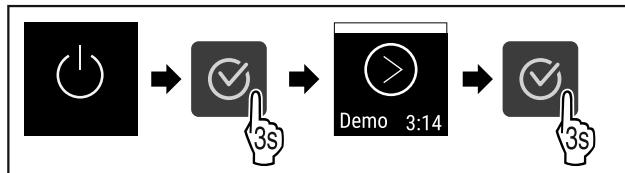


Fig. 65

► Виконати кроки згідно з малюнком.

Вказівка

Деактивувати DemoMode перед закінченням зворотнього відліку.



Fig. 66

► Індикація температури з'являється на дисплеї.

Вимикання пристроя



Fig. 67

► Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

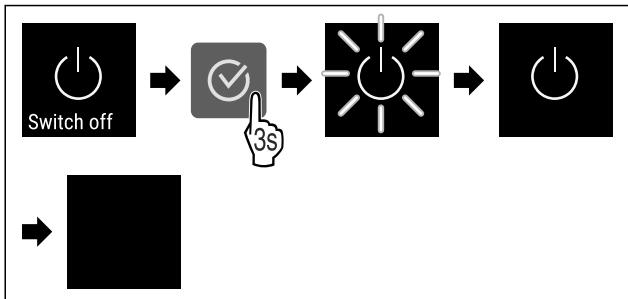


Fig. 68

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплей відображається символ режиму очікування.
- Дисплей автоматично вимикається приблизно через 10 хвилин.



5.3.3 Температура

Temp.

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість охолоджуваних продуктів

Вказівка

В більшості зон внутрішньої камери температура повітря може відрізнятись від індикатора температури.

Налаштування температури

- Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

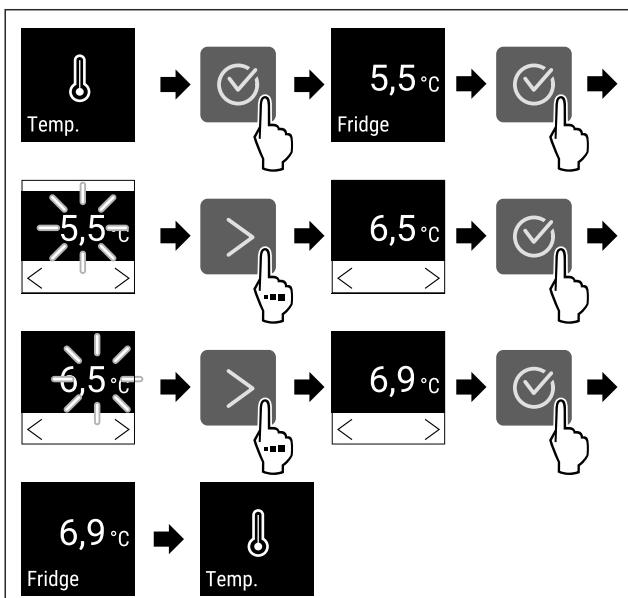


Fig. 69 Зміна температури від 5,5 °C до 6,9 °C

- Провести етапи операцій (див. Fig. 69).
- Температура налаштована.

40 днів) вказівка показує на повний накопичувач даних. Запис температури тоді слід скинути.

Вказівка

Рекомендується одноразово скинути запис температури при введенні в експлуатацію пристрою **після досягнення налаштованої температури**. Завдяки цьому показане значення стає інформативним.

Показати запис температури

У записі температури відображається тривалість запису і максимальна та мінімальна температури, виміряні за цей час.



Fig. 70

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідних функцій.
- Показується екран статусу з записами температури.

Скинути запис температури

Показані максимальну і мінімальну температури можна скинути будь-коли. При цьому показані значення видаляються і заново запускається інтервал запису.

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

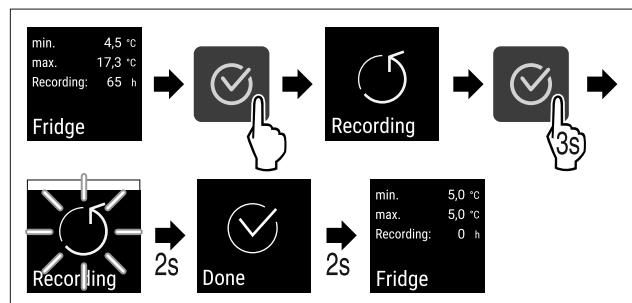


Fig. 71

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Запис температури скинутий.
- Інтервал запису запускається знову.

5.3.5 Забезпечення доступу до меню налаштування



Sett. lock


Це налаштування уможливлює доступ до меню налаштування через тризначний PIN код.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникніть непередбаченого регулювання температури.

Активувати забезпечення доступу до меню налаштування

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

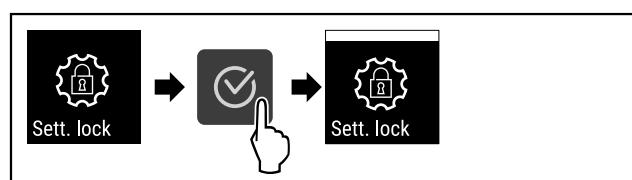

5.3.4 Запис температури

xxx

Пристрій показує мінімальну і максимальну температуру внутрішнього приміщення. Такий запис запускається автоматично після увімкнення пристрою з інтервалом в одну хвилину. Після закінчення 999 годин (приблизно

* залежно від моделі та оснащення

Fig. 72

- Провести етапи операцій.
- ▷ Активовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Змінити PIN-код забезпечення доступу меню налаштування

Див.: (див. 5.3.6 Код доступу)

Деактивувати забезпечення доступу до меню налаштування

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

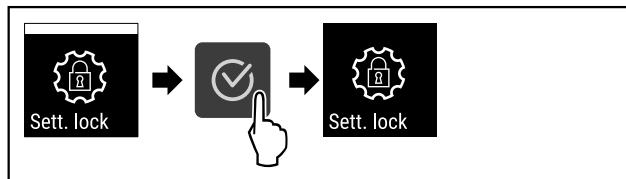


Fig. 73

- Провести етапи операцій.
- ▷ Деактивовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Відкрити захищене меню налаштування

При активному забезпеченні доступу введення PIN-коду необхідно щоб відкрити меню налаштування.

Після введення правильного PIN-коду меню налаштування лишається розблокованим на 20 хвилин, якщо ви не перейдете назад до індикації статусу.

Вказівка

- У наступному прикладі використовується PIN-код, налаштований на заводі: **1 1 1**.

Забезпечення доступу меню налаштування має бути активним.

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

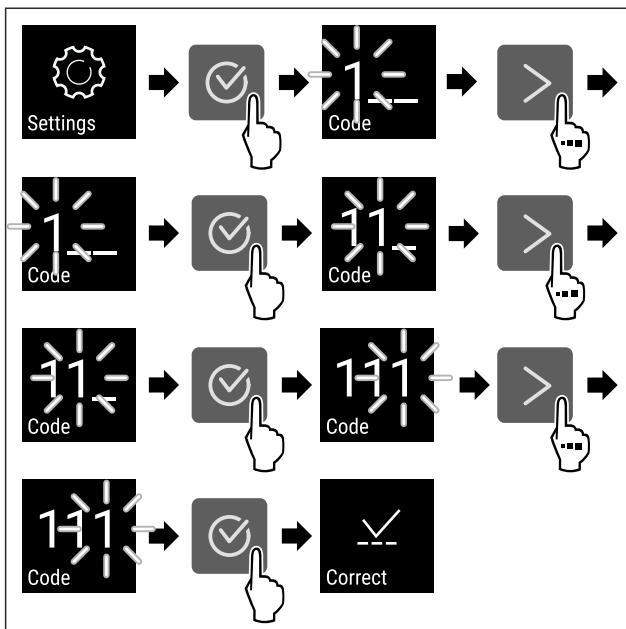


Fig. 74

- Провести етапи операцій. Ввести PIN код.
- ▷ PIN-код правильний.
- ▷ Меню налаштування відкривається.

5.3.6 Код доступу

Можливі різні налаштування.

Використання:

- Зміна коду налаштування.
- Скидання коду налаштування.



Забезпечення доступу меню налаштування

Це налаштування робить можливим зміну коду налаштування для забезпечення доступу меню налаштування.

Налаштування відбувається по 3 ступеням:

- Введення старого коду налаштування
- Введення нового коду налаштування
- Підтвердження нового коду налаштування

Вказівка

- У наступному прикладі змінюється попередньо налаштований на заводі код налаштування **1 1 1**.
- Новий код для налаштування: **2 3 4**

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)

Забезпечення доступу меню налаштування має бути активним. (див. 5.3.5 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

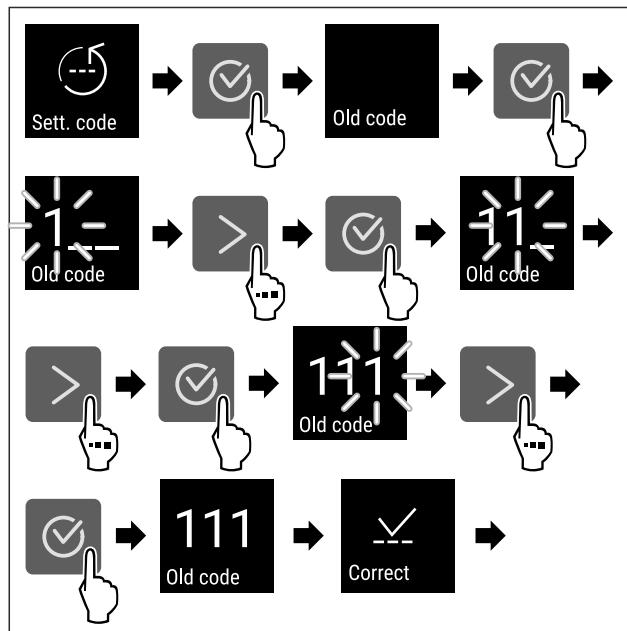


Fig. 75

- Провести етапи операцій.
- ▷ Введення старого коду налаштування успішне.

Керування

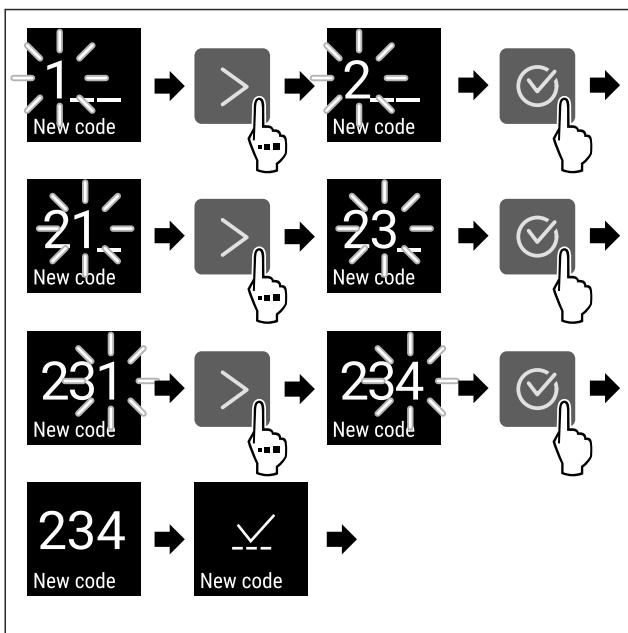


Fig. 76

- Провести етапи операцій.
- Введення нового коду налаштування успішне.

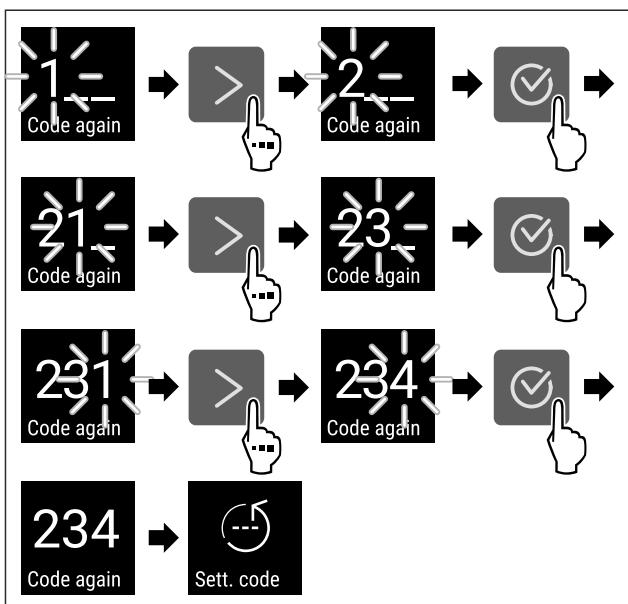


Fig. 77

- Провести етапи операцій.
- Підтвердження нового коду налаштування успішне.
- Зміна коду налаштування.

Скидання коду налаштування

Код налаштування для забезпечення доступу меню налаштування забутий або не відомий.

- Пристрій на заводські налаштування (див. 5.3.25 Скидання на заводські налаштування) скинути.
- Пристрій скинуто на попередні налаштування.
- Заводський код для налаштування: **1 1 1**

5.3.7 Нагадування про інтервал технічного обслуговування



обслуговування

Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.

Можна налаштовувати наступні значення:

- 7 діб
- 14 діб
- 30 діб
- 60 діб
- 90 діб
- 180 діб
- 360 діб
- 720 діб
- 1080 діб
- Вимк

Нагадування налаштувати інтервал технічного обслуговування

Наступні етапи операції описують, як налаштовувати проміжок часу до технічного обслуговування.

- Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

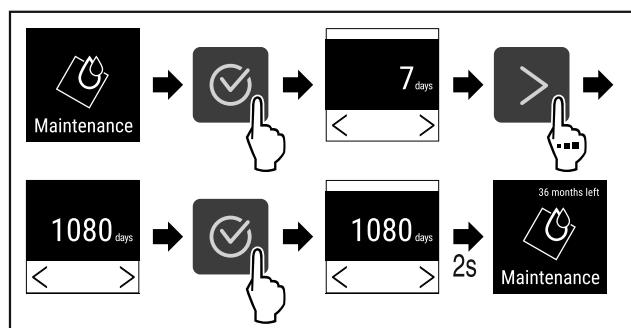


Fig. 78

- Провести етапи операцій (див. Fig. 78) .
- Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.
- Відображується час, що лишився.

5.3.8 Мова



В цьому налаштуванні налаштовується мова індикації.

Налаштування мови

- Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація) .
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

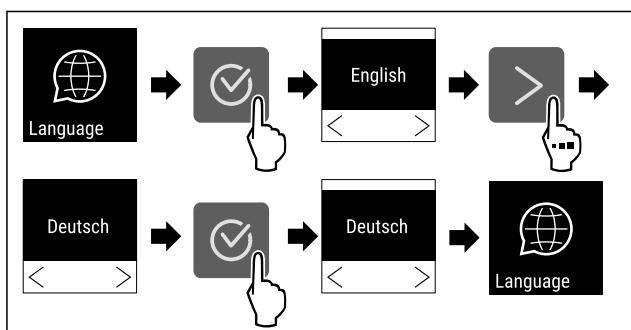


Fig. 79

- Провести етапи операцій.
- Вибрана мова налаштована.

5.3.9 Одиниця вимірювання температури



Це налаштування дозволяє перехід Цельсій - Фаренгейт і навпаки.

Налаштування одиниці вимірювання температури

Приклад показує перехід Цельсій - Фаренгейт.

- Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація).
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

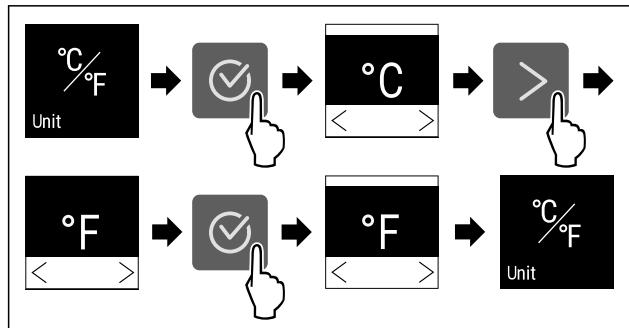


Fig. 80

- Провести етапи операцій.
- ▷ Одиниця температури Фаренгейт налаштовано.

5.3.10 Яскравість дисплею



Це налаштування робить можливим поетапне налаштування яскравості дисплею.

Можна налаштувати наступні ступені яскравості:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (попереднє налаштування)

Налаштувати яскравість дисплею

Описати наступні етапи операції, як зменшити яскравість дисплею наприклад з 100 % до 40 %.

- Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація).
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

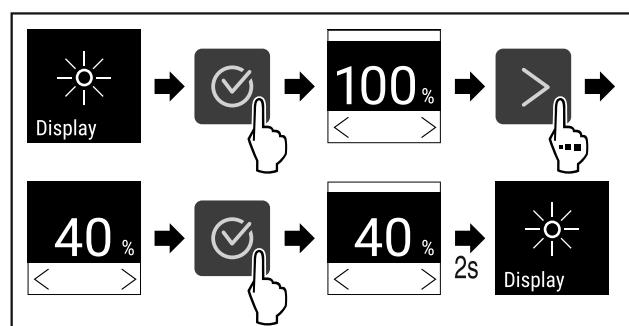


Fig. 81

- Провести етапи операцій (див. Fig. 81).
- ▷ Яскравість дисплею відповідно змінено.

5.3.11 Alarm Sound



Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всіх звуків сигналів тривоги, наприклад попередження про незачинені дверцята.

Активувати Alarm Sound

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

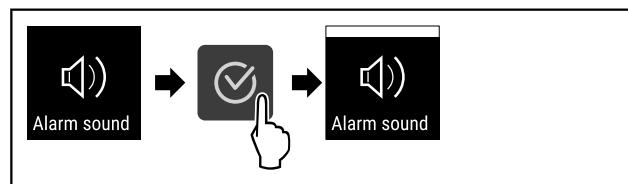


Fig. 82

- Провести етапи операцій.
- ▷ Alarm Sound активований.

Деактивувати Alarm Sound

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

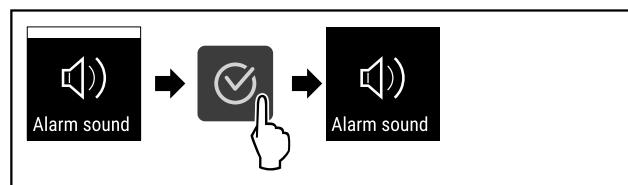


Fig. 83

- Провести етапи операцій.
- ▷ Alarm Sound деактивовано.

5.3.12 Key Sound



Ця функція дає змогу вмикати й вимикати всі звуки підтвердження та Startsound.

Активувати Key Sound

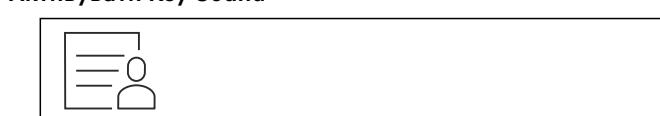


Fig. 84

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.


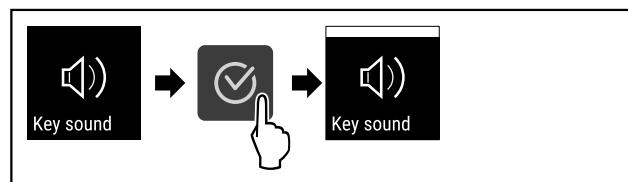


Fig. 85

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Key Sound активований.

Деактивувати Key Sound

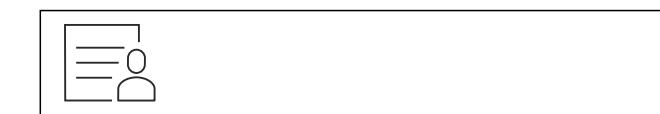

Керування

Fig. 86

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

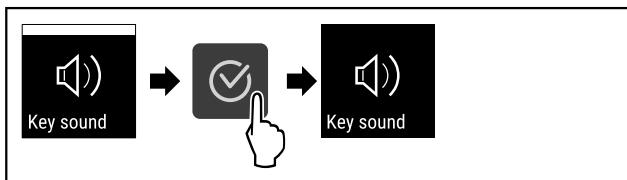


Fig. 87

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Key Sound деактивовано.



5.3.13 WLAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо увійти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру Liebherr SmartMonitoring Dashboard і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

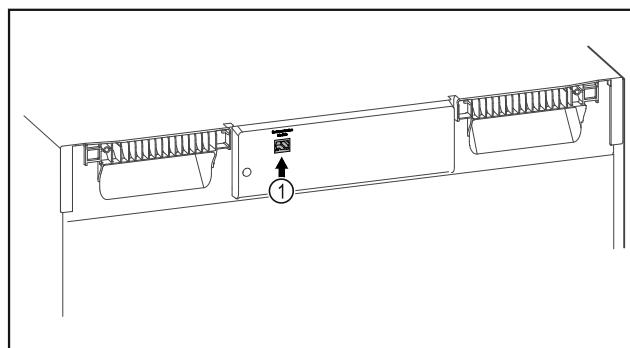


Fig. 88

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartModule Fig. 88 (1) встановлено.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через Liebherr SmartMonitoring Dashboard на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой.

На Liebherr SmartMonitoring Dashboard Ви знайдете інформацію стосовно додаткового встановлення SmartModule.



Fig. 89

- Відкрити Liebherr SmartMonitoring Dashboard (див. Fig. 89).

На холодильнику або морозильнику:

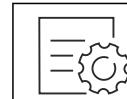


Fig. 90

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

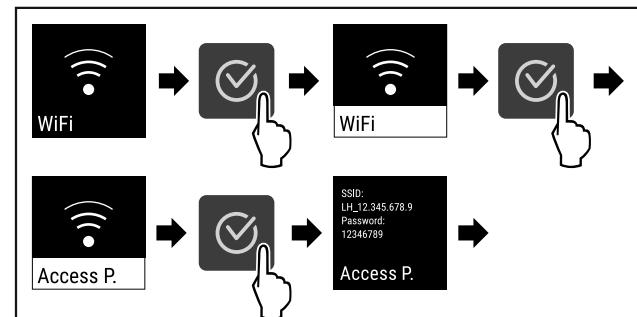


Fig. 91

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Продовжити процес наладки на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой: Liebherr SmartMonitoring Dashboard

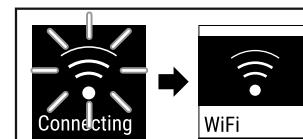


Fig. 92

- Встановлюється з'єднання.
- WiFi connecting з'являється. Символ пульсує.
- Виконувати вказівки Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- З'єднання створене.

Роз'єднати з'єднання



Fig. 93

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

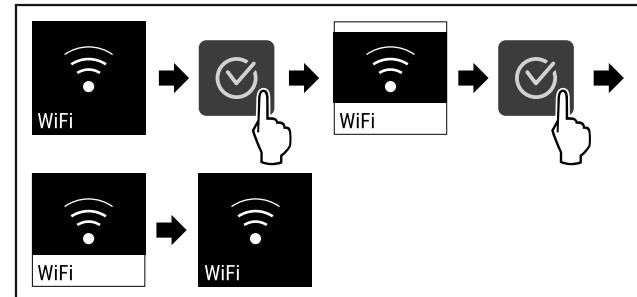


Fig. 94

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання роз'єднано.

Скинути з'єднання

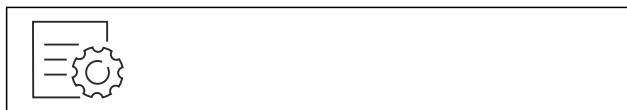


Fig. 95

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

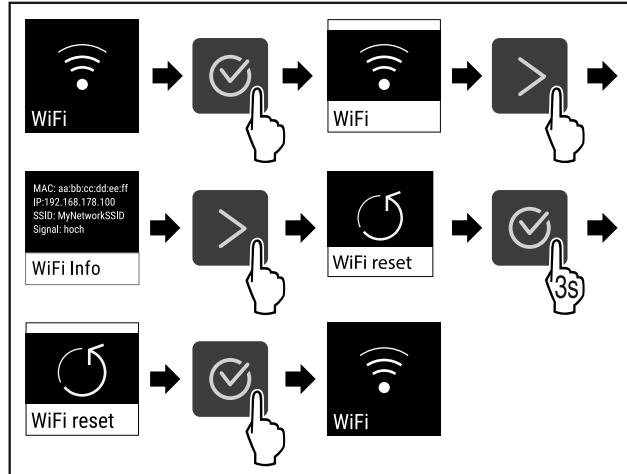


Fig. 96

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ WiFi налаштування скидаються на стан, який був при постачанні.

5.3.14 LAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо уйти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює кабельне з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру Liebherr SmartMonitoring Dashboard і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

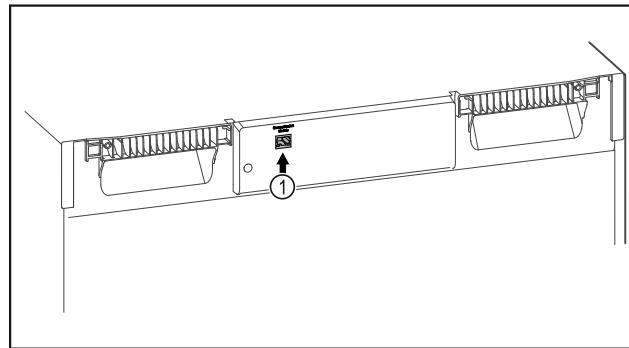


Fig. 97

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartModule Fig. 97 (1) встановлено.
- Мережевий кабель підключено.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрії.

На [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) Ви знайдете інформацію стосовно додаткового встановлення SmartModule.



Fig. 98

- Відкрити [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (див. Fig. 98).

На холодильнику або морозильнику:

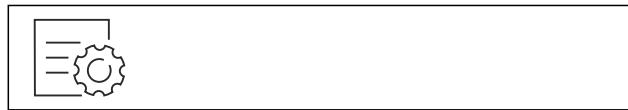


Fig. 99

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

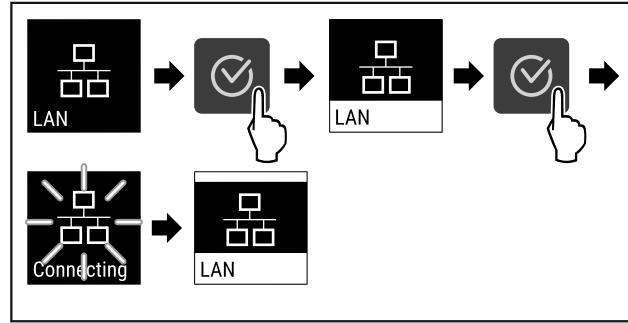


Fig. 100

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання створюється: LAN connecting з'являється. Символ пульсує.
- Виконувати вказівки Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- ▷ З'єднання створене.

Керування

Роз'єднати з'єднання

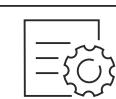


Fig. 101

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

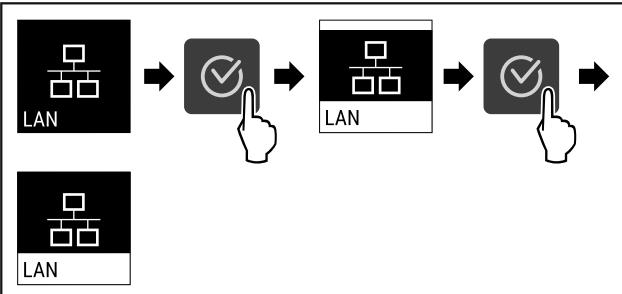


Fig. 102

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання роз'єднано.

5.3.15 Info



Ця індикація показує модель, серійний і сервісний номер пристрою.

Info показати

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

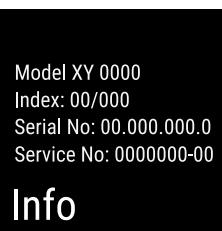


Fig. 103

- З'являється інформація про пристрій.

5.3.16 Години роботи



Ця індикація показує години роботи пристрою.

Показати години роботи

- Викликати клієнтське меню .



Fig. 104

- Години роботи з'являються.

5.3.17 Software



Ця індикація показує версію ПЗ пристрою.

Показати версію ПЗ

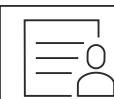


Fig. 105

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 106

- З'являється версія ПЗ.



5.3.18 Розморожування

Defrost

Пристрій в нормальному режимі роботи розморожується автоматично.

Використання:

- Якщо всередині сильне зледеніння, автоматичне розморожування можна запустити вручну.

Ручний запуск автоматичного розморожування

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

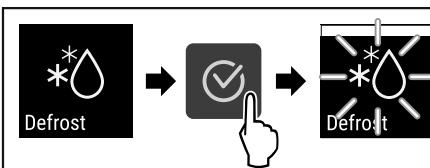


Fig. 107

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Автоматичне розморожування запущено. Після закінчення розморожування пристрій автоматично перемикається в нормальній режим.

Вказівка

Якщо після багаторазового запуску автоматичного розморожування всередині все ще залишається лід, розмозьте пристрій вручну. (див. 7.2 Пристрій розморозити)

Зупинка автоматичного розморожування, запущеного вручну

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

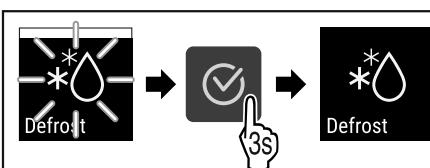


Fig. 108

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Автоматичне розморожування, запущене вручну, зупинено. Пристрій автоматично перемикається в нормальній режим.



Інформація стосовно розморожування

Цим налаштуванням адаптується індикація під час автоматичного розморожування.

В розпорядженні є наступні варіанти індикації:

- **Def 1:** Вказівка „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 2:** Вказівка „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури по ходу актуалізується і показує останню фактичну температуру.
- **Def 3:** Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 4:** Індикація температури по ходу актуалізується і показує останню фактичну температуру.

Defrosting Fig. 109 Вказівка „автоматичне розморожування“

- Викликати клієнтське меню. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

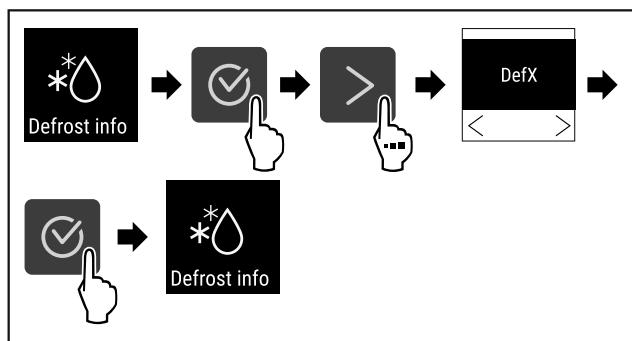


Fig. 110

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Вибраний потрібний варіант індикації.

5.3.19 Калібрування датчика



Калібрування датчика покликане вирівняти різницю між показаною температурою і фактичною температурою у пристрой.

Діапазон налаштування: +/- 3 Кельвіна кроками по 0,1 Кельвіна.

Калібрування датчика

- Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

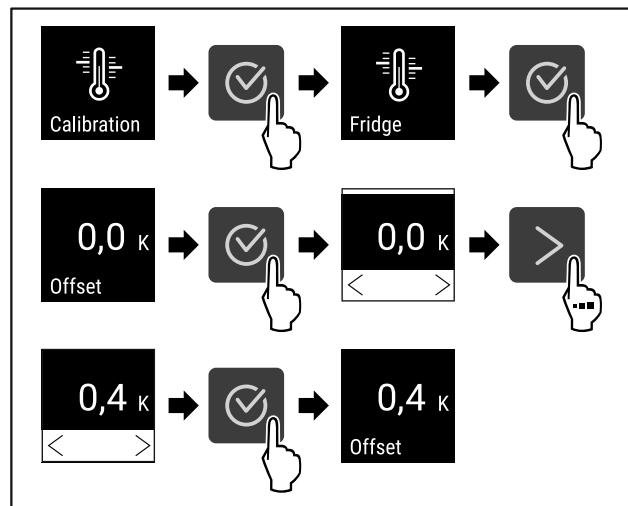


Fig. 111

- Провести етапи операцій (див. Fig. 111).
- Датчик відкалібровано.

5.3.20 Сигнал попередження про підвищення температури



температури

Сигнал попередження про підвищення температури спрацьовує як тільки температура всередині виходить за межі налаштованого температурного діапазону, а також після спливання встановленого часу відтермінування (за відповідного налаштування).

Можна налаштувати наступні значення:

- Нижня межа температури кроками по 0,1 °C
- Верхня межа температури кроками по 0,1 °C
- Час затримки сигналу тривоги від 0 до 60 хвилин (налаштування „0“ означає, що сигнал тривоги на реле сигналізації не повторюється.)
- Частота повторення сигналу тривоги від 0 до 30 хвилин

Налаштувати сигнал попередження про підвищення температури

- Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 112

- Провести етапи операцій (див. Fig. 112).
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

Керування

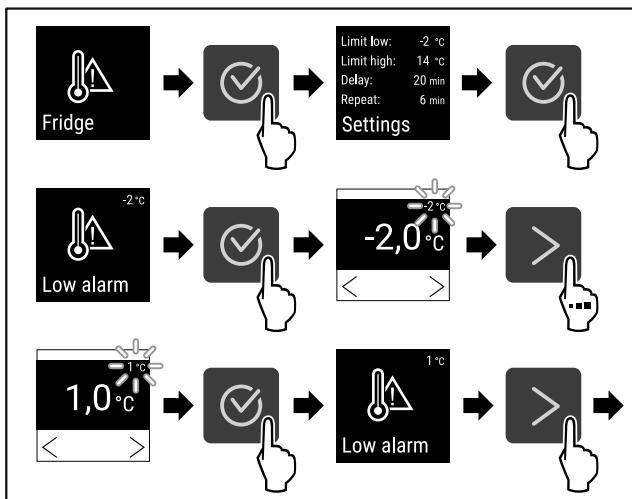


Fig. 113

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 113) .
- ▷ Нижня межа температури налаштована.

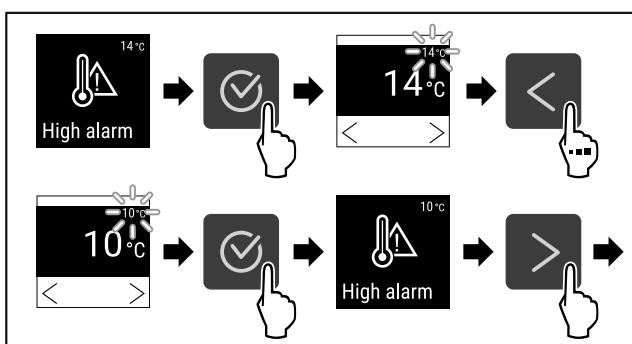


Fig. 114

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 114) .
- ▷ Верхня межа температури налаштована.

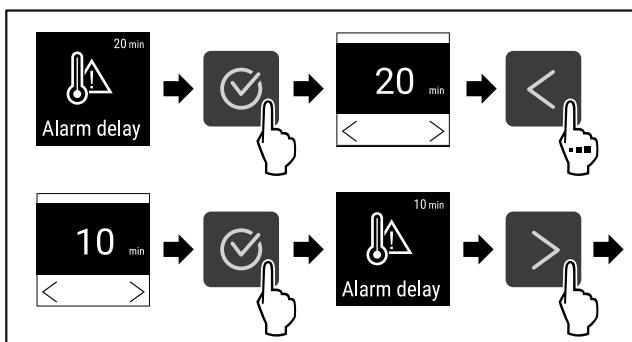


Fig. 115

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 115) .
- ▷ Час затримки сигналу тривоги налаштовано.

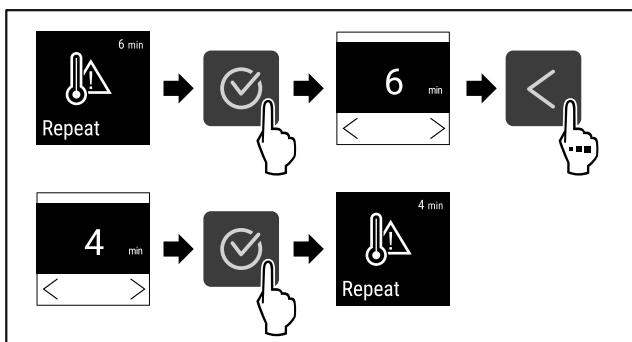


Fig. 116

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 116) .
- ▷ Інтервал повторення сигналу тривоги налаштовано.

▷ Сигнал попередження про підвищення температури налаштовано.

Показати значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури

- ▶ Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація) .
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 117

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 117) .
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

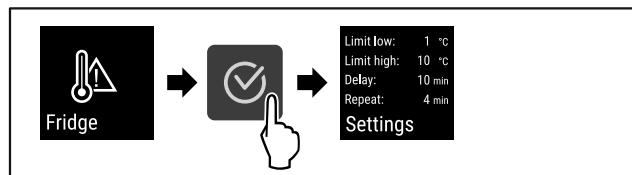


Fig. 118

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 118) .
- ▷ Показуються значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури.

5.3.21 Сигнал попередження про незачинені дверцята



Налаштування проміжку часу після того, як прозвучить сигнал попередження про незачинені дверцята, якщо дверцята залишаються відчиненими.

Можна налаштовувати наступні значення:

- 15 секунд
- 30 секунд
- 60 секунд
- 90 секунд
- 120 секунд
- 150 секунд
- 180 секунд
- Вимк

Налаштувати сигнал попередження про незачинені дверцята

Описати наступні етапи операції, коли налаштовувати проміжок часу до сигналу попередження про незачинені дверцята.

- ▶ Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація) .
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 119

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 119) .
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

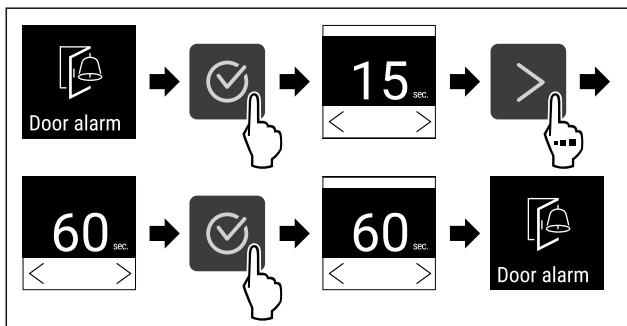


Fig. 120

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 120).
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштований.

Деактивувати сигнал попередження про незачинені дверцята

Описати наступні етапи операції, коли деактивуєте сигнал попередження про незачинені дверцята.

- ▶ Викликати меню налаштування (див. 5.2 Навігація).
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.



Fig. 121

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 121).
- ▷ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

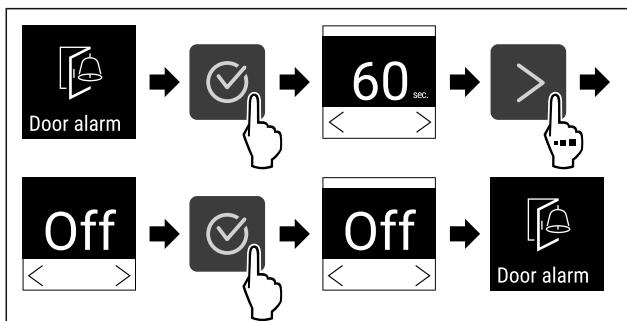


Fig. 122

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 122).
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивований.

5.3.22 Імітація сигналів тривоги



Це налаштування уможливлює імітацію зміни температури у пристрой щоб перевірити функцію вірогідно підключених запобіжних пристройів.

Запуск імітації сигналів тривоги

- ▶ Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- ▶ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

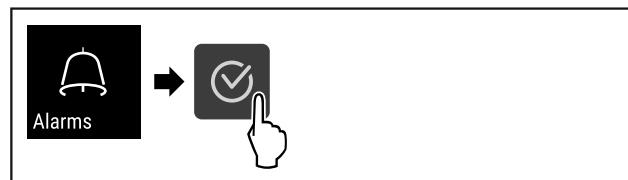


Fig. 123

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 123).
- ▷ Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

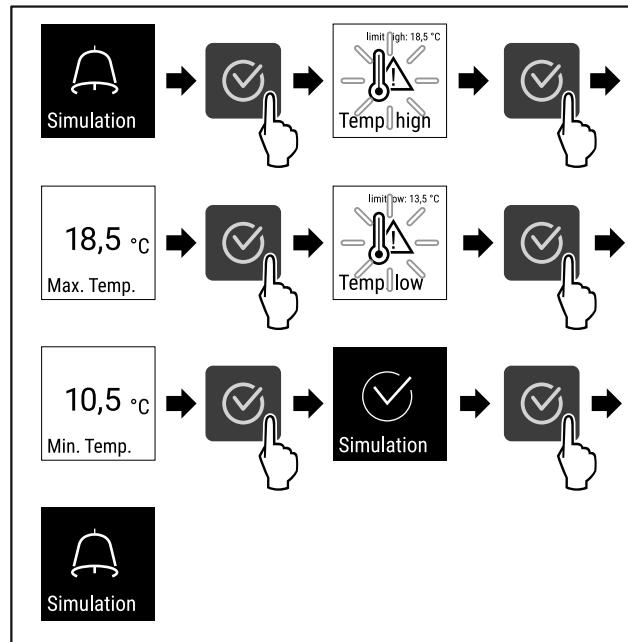


Fig. 124

- ▶ Провести етапи операцій (див. Fig. 124).
- ▷ Імітацію проведено.
- ▷ Повинен спрацювати підключений запобіжний пристрой.



5.3.23 Передача сигналу тривоги

Це налаштування уможливлює передачу одного або кількох сигналів тривоги на зовнішній приймач сигналів тривоги, підключений до пристрою.

Можна вибрати наступні налаштування:

- Тип сигналу тривоги:
 - Сигнал попередження про незачинені дверцята
 - Сигнал попередження про підвищення температури
 - Сигнали попередження про незачинені дверцята та про підвищення температури
 - Все
 - Підтвердити:
 - **Так:** Сигнал тривоги закінчується на пристрої та зовнішньому під'єднаному приймачі.
 - **Hi:** Сигнал тривоги квітуюється на пристрої і лишається активним на приймачі до усунення помилки.
 - Актуалізувати (відображається лише якщо під час підтвердження вибрати „Так“):
 - **Так:** Сигнал тривоги повторюється.
- Сигнал попередження про підвищення температури** за встановленим часом (див. 5.3.20 Сигнал попередження про підвищення температури)

Керування

(Якщо час затримки сигналів тривоги встановлено на „0“, то на реле сигналізації сигналі тривоги також не повторюються.)

Сигнал попередження про незачинені дверцята через 1 або 4 хвилини * (див. 5.3.21 Сигнал попередження про незачинені дверцята)

- **Hi:** Сигнал тривоги квітовано тривалий час.

Активувати передачу сигналу тривоги

- Викликати меню налаштування. (див. 5.2 Навігація)
- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

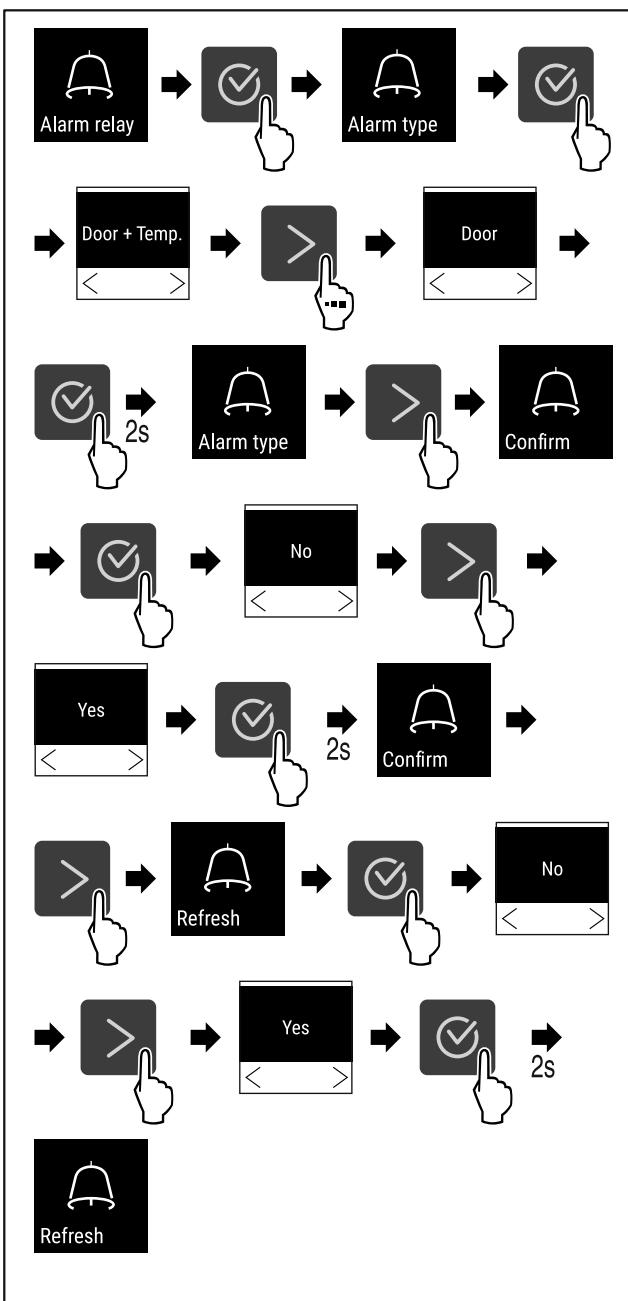


Fig. 125

- Провести етапи операцій (див. Fig. 125) .
- Передача сигналів тривоги налаштована.

5.3.24 Демонстраційний режим



Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрію. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаєте пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється літера «D», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. 5.3.25 Скидання на заводські налаштування)

Активувати демонстраційного режиму

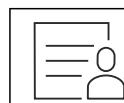


Fig. 126

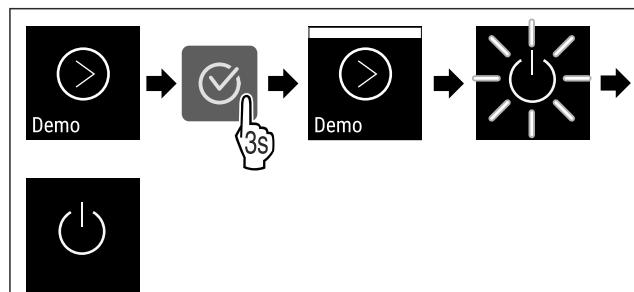


Fig. 127

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим активовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 3.16 Увімкнення пристрою [перше введення в експлуатацію])
- На дисплеї індикації стану з'являється літера «D».

Деактивувати демонстраційного режиму

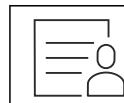


Fig. 128

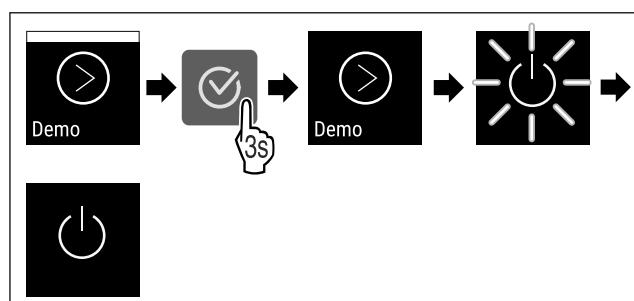


Fig. 129

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим деактивовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 3.16 Увімкнення пристрою [перше введення в експлуатацію])
- Пристрій скидається до заводських налаштувань.

5.3.25 Скидання на заводські налаштування



Ця функція робить можливим скидання пристрою на заводські налаштування. Всі виконані раніше налаштування скидаються на свої попередні значення.

Провести скидання на заводські налаштування



Fig. 130

- Натиснайте навігаційну стрілку до появи відповідної функції.

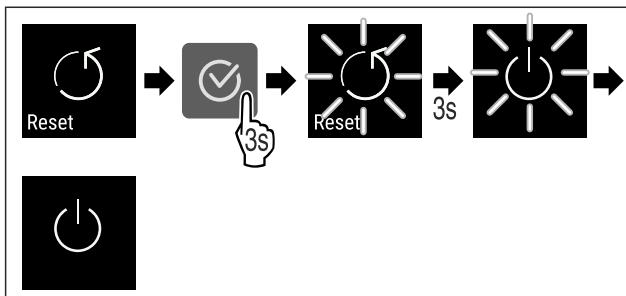


Fig. 131

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Виконано скидання до заводських налаштувань.
- Пристрій вимкнений.
- Заново запустіть пристрій. (див. 3.16 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))




5.4 Повідомлення



5.4.1 Попередження

Попередження супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до квітування повідомлення.

Повідомлення	Причина	Усунення
 Door open	Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго.	<ul style="list-style-type: none"> ► Закрийте дверцята. ► Натисніть клавішу підтвердження. ► Сигнал тривоги закінчується. Вказівка Час до появи повідомлення можна налаштувати (див. 5.3.21 Сигнал попередження про незачинені дверцята).
 Temperature	Повідомлення з'являється, коли температура не відповідає налаштованій температурі. Можливі причини різниці температури: <ul style="list-style-type: none"> - Вкладаються теплі охолоджувані продукти. - Під час перекладання чи виймання заморожених продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря. - Довгий час була відсутня подача електроенергії. 	 ► Натисніть клавішу підтвердження. ► Найтепліша температура показується. ► Натисніть клавішу підтвердження. ► Поточна температура блимає, індикація поперемінно змінюється з символом сигналу попередження про підвищення температури до досягнення налаштованої температури. ► Перевірити якість охолоджуваних продуктів.

Керування

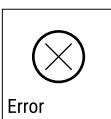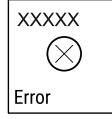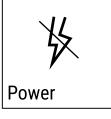Повідомлення	Причина	Усунення
 Помилка	<p>Пристрій несправний, виникла помилка пристрою або в компоненті пристрою виявлено помилку.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перекласти охолоджувані продукти. ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Показується код помилки.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Якщо є, показується подальший код помилки. або ▶ Показується екран статусу з блимаочим символом помилки  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натискання на навігаційні клавіші знову показує код (коди) помилки. ▶ Записати код (коди) помилки і зв'язатись зі службою сервісного обслуговування.
 Перебої з подачею електроенергії	<p>Повідомлення з'являється в разі зникнення електророзивлення, якщо після відновлення електророзивлення температура перевищує поріг аварійного сигналу.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. Найвища температура і кількість переривань струму відображаються. ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується і відображається поточна температура. ▶ Перевірити якість охолоджуваних продуктів.
 Defrost помилка	<p>Автоматичне розморожування не працює безпомилково. Останні 5 циклів розморожування не були успішними.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується. ▶ Звернутися до служби сервісного обслуговування [див. 8.3 Служба сервісного обслуговування].

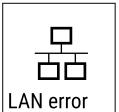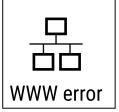 WLAN-помилка	WLAN з'єднання перерване.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірити з'єднання.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується.
 WWW-помилка WLAN	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через WLAN.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірити з'єднання.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується.
 LAN-помилка	LAN з'єднання перерване.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірити з'єднання та мережевий кабель.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується.
 WWW-помилка LAN	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через LAN.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірити з'єднання.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується.

5.4.2 Нагадування

Нагадування з'являється, коли є потреба в дії. Вони супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Квітування повідомлення через натиснення клавіші підтвердження.

Повідомлення	Причина	Усунення
 Maintenance Технічне обслуговування нагадування	Повідомлення з'являється, коли закінчується таймер встановленого інтервалу технічного обслуговування.	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть клавішу підтвердження. ▶ Сигнал тривоги закінчується. <p>Вказівка Інтервал технічного обслуговування можна налаштовувати (див. 5.3.7 Нагадування про інтервал технічного обслуговування).</p>

Оснащення

Повідомлення	Причина	Усунення
	Повідомлення з'являється, коли повний накопичувач запису температури (999 годин).	 <ul style="list-style-type: none">▶ Натисніть клавішу підтвердження.▶ Сигнал тривоги закінчується.▶ Найстаріші дані переписуються. Вказівка Запис температури можна скинути (див. 5.3.4 Запис температури).

6 Оснащення

6.1 Запобіжний замок

Замок у дверях пристрою оснащено запобіжним механізмом.

6.1.1 Замкнути пристрій

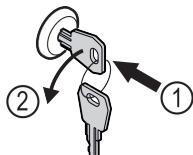


Fig. 132

- ▶ Вдавити ключ.
- ▶ Повернути ключ на 90° проти годинникової стрілки.
- ▶ Пристрій закритий.

6.1.2 Розімкнути пристрій

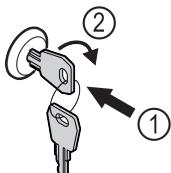


Fig. 133

- ▶ Вдавити ключ Fig. 133 (1).
- ▶ Повернути ключ на 90° за годинниковою стрілкою Fig. 133 (2).
- ▶ Пристрій розкритий.

6.2 Датчики

Пристрій можна оснащувати наступними датчиками для контролю температури:

- Запобіжний датчик термостату
- С-датчик

6.2.1 Запобіжний датчик термостату

Запобіжний датчик термостату контролює опускання температури і таким чином захищає від надто низьких температур (Freeze Protect). Якщо температура опускається нижче порогового значення, пристрій автоматично регулює температуру. Повідомлення про помилку FRZ. PROT (Freeze Protect) (див. 5.4 Повідомлення) з'являється.

Вказівка

Не закривати запобіжний датчик термостату.

6.2.2 С-датчик (контрольний датчик)

С-датчик встановлений стаціонарно і регулює внутрішню температуру пристрою. С-датчик можна калібрувати за потреби. (див. 5.3.19 Калібрування датчика)

6.3 Інтерфейси

На зворотній стороні пристрою знаходяться різні можливості підключення.

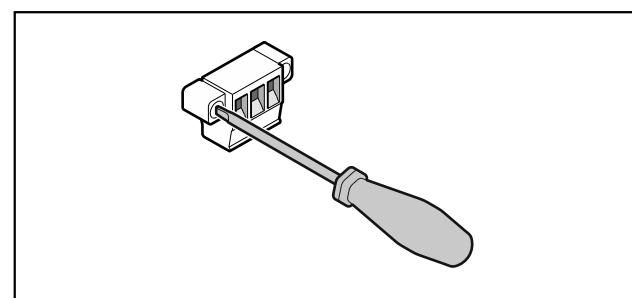


Fig. 134

Вказівка

Штекери захищені гвинтами. Щоб мати можливість витягнути штекери, демонтувати гвинти праворуч і ліворуч.

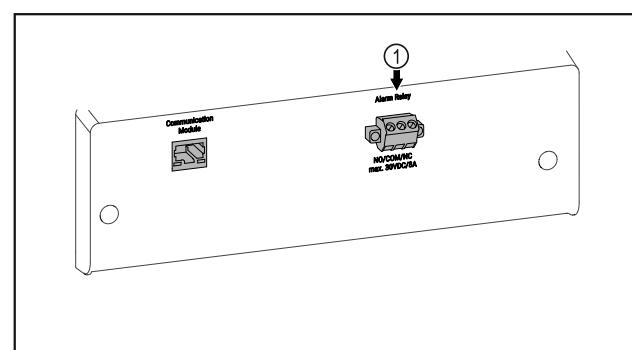


Fig. 135

- (1) Безпотенційний вихід сигналу тривоги

6.3.1 Безпотенційний вихід сигналу тривоги



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом!

- ▶ Підключення пристрою до зовнішньої аварійної сигнallізації можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти!

Ці три контакти можна використовувати для підключення оптичної або акустичної аварійної сигналізації. Підключення розраховане максимум на **30 V (DC) - 8 A** з запобіжного дрібного джерела напруги SELV (**мінімальний струм 150 mA**).

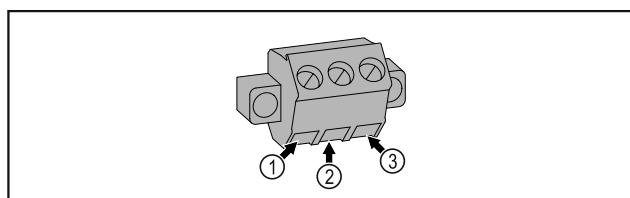


Fig. 136

(1) NO (normally open)
Роз'єм контрольної лампи, яка активується у звичайному режимі роботи або за відкритого пристроя.

(2) COM (common)
Зовнішнє джерело напруги

(3) NC (normally closed)
Роз'єм аварійної лампи або акустичного аварійного датчика, що активується за відсутності напруги живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

► Вимкніть пристрій.

► Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

Вказівка

Можна функцію нагадування для технічного обслуговування. (див. 5.3.7 Нагадування про інтервал технічного обслуговування)

Вказівка

Рекомендується створити протокол технічного обслуговування, де будуть записані всі виконані роботи (ремонт, перевірка).

Вказівка

Liebherr рекомендує щорічно проводити технічне обслуговування. Для отримання індивідуальної пропозиції зверніться до сервісної служби (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування).

7 Технічне обслуговування

7.1 План технічного обслуговування

Роботи з технічного обслуговування слід виконувати регулярно для дотримання функціонування пристроя.



ОБЕРЕЖНО

Некваліфіковане технічне обслуговування може привести до отримання травми чи пошкодження!

Небезпека травмування та матеріальних збитків.

► Роботи з технічного обслуговування повинні виконувати лише навчені спеціалісти.

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Деталі з листового металу	Перевірити на ушкодження та корозію. Заміна ушкоджених частин: (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно
Двері, шарніри	Перевірити вирівнювання (див. 3.14 Вирівнювання дверцят), плавність ходу і міцність посадки.	Щорічно
Замок, ручка дверей *	Перевіряти легкість ходу і міцність посадки.	Щорічно
Прокладка дверцят	Перевіряти на ушкодження, зношення і міцність посадки. Заміну прокладки дверцят можна замовити в сервісній службі (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування).	Щорічно
Датчик	Калібрування датчика. (див. 5.3.19 Калібрування датчика)	Щорічно
Проведення датчика	Перевірити цілісність герметику.	Щорічно
Поверхні	Чищення (див. 7.3 Чищення пристрою)	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення
Поверхні	Дезінфекція	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення

Технічне обслуговування

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Місце встановлення, пристрій	Знезараження Пристрій призначений для знезараження простору пероксидом водню H ₂ O ₂ . Не можна при цьому перевищувати значення наступної специфікації з використання: Концентрація максимум 250 ppm. Волога максимум 85 %. Максимально допустима температура в приміщенні згідно класу клімату. (див. 1.4 Область застосування пристрою)	Рекомендація: за потреби або по нормам на місці встановлення максимум 2 рази на рік
Вентилятор вентиляційна щілина	Чищення (див. 7.3.3 Очищення кожуха вентилятора)	Щорічно
Передача сигналу тривоги		
Мережевий кабель	Перевірте на ушкодження.	Щорічно або При зміні місця розташування
Кут перекидання	Перевірти працездатність і міцність посадки.	Щорічно або При зміні місця розташування
Ніжки / ролики	Перевірти працездатність, ушкодження і міцність посадки. Замінити ушкоджені деталі. (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно
Лоток талої води	Перевірте рівень заповнення лотка талої води та за потреби спорожніть.	Регулярна візуальна перевірка

7.2 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!
Травми та ушкодження.

- Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрій або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода капає у лоток талої води, його слід регулярно спорожнювати.

Вказівка

Щоб не було необхідності спорожнювати лоток талої води надто часто, під отвори для стоку лотка талої води можна поставити приймальний посуд.

Лоток талої води можна засовувати тільки на саму нижню решітку зберігання.

Для забезпечення належної функціональності пристрою рекомендується виконувати розморожування за сильного утворення льоду. Ступінь утворення льоду у камері залежить від місця розташування (наприклад високої вологості повітря), налаштування пристрою та коректності дій користувача.

Ручне розморожування:

- Вимкніть пристрій. (див. 5.3.2 Вмикання/вимикання пристрою)
- Витягніть штекер.
- Перекласти охолоджувані продукти.

- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витягнути лоток талої води, спорожнити і почистити пристрій.

7.3 Чищення пристрою

7.3.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.
- Витягніть штекер.

7.3.2 Почистити корпус

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження через коротке замикання!

- При очищенні пристрою звертати увагу на те, щоб промивальна вода не потрапляла у електричні компоненти.
- Витирайте корпус м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом. Скляні поверхні можна додатково очищати засобом для чищення скла.
- Раз на рік чистити спіраль конденсатора. Якщо спіраль конденсатора не чистити, це призводить до значного скорочення ефективності пристрою.

7.3.3 Очищення кожуха вентилятора

УВАГА

Небезпека пошкодження через коротке замикання!

- При очищенні пристрою звертати увагу на те, щоб промивальна вода не потрапляла у електричні компоненти.

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

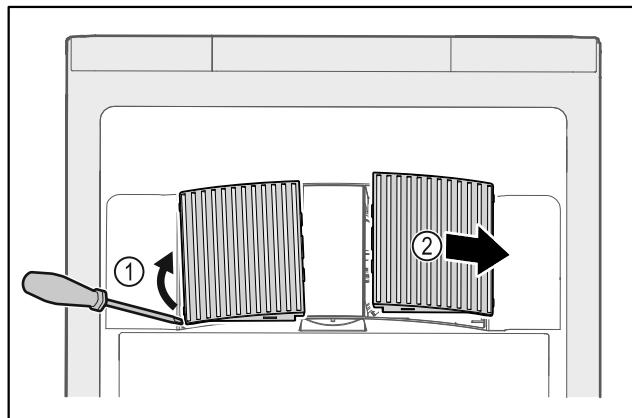


Fig. 137

- Кожух вентилятора обережно підважити зі сторони Fig. 137 (1) і витягнути рухом вперед Fig. 137 (2).

- Промити вентиляційну щілину кожухів вентилятора проточною водою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.
- Кожухи вентилятора повністю просушити повітрям.
- Вставити кожухи вентилятора знову у пристрій.

7.3.4 Почистити всередині



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Вказівка

- Вихід талої води (див. 1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення) : Для чищення використовуйте тонкий предмет, (наприклад, паличку з ватою).

Вказівка

Забороняється пошкоджувати чи знімати заводську табличку усередині пристрою. Заводська табличка потрібна на випадок звернення до служби сервісного обслуговування. (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування)

- Відкрийте дверцята.
- Розвантажте пристрій.
- Внутрішній простір та деталі оснащення необхідно промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу. Не користуйтесь засобами для миття чи хімічними розчинниками із вмістом піску або кислоти.

7.3.5 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Температура достатньо низька:
- Вкласти охолоджувані продукти.
- Регулярно повторювати очищення.
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрій) чистити раз на рік, ретельно витираючи пил.

Обслуговування клієнтів

8 Обслуговування клієнтів

8.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	+3 °C – +16 °C

Максимальне завантаження на місце зберігання A)		
Ширина пристрою	600 мм	750 мм
Решітчасті полиці	45 кг	60 кг
Скляна пластина	40 кг	40 кг
Дерев'яна полиця	45 кг	60 кг

A) У випадку сильного навантаження може мати місце легке прогинання.

Максимальне загальне завантаження та вага без упаковки		
Модель (див. 3.2 Розміри пристрою)	Максимальне загальне завантаження	Вага без упаковки
SRF.. 3501	180 кг	60 кг
SRFfg 4001	225 кг	70 кг
SRF.. 5501	300 кг	80 кг

Максимальний корисний об'єм

Корисний об'єм вказано на заводській табличці. (див. 1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення)

Умови встановлення	
Ступінь забруднення (середовище навколо пристрою)	PD2
Температура навколошнього середовища	+10 °C – +35 °C
Максимальна відносна вологість повітря	75 %, без утворення конденсату
Максимальна висота експлуатації над рівнем моря (м над рівнем моря)	2000 м 1500 м (скляні двері)

Електричні характеристики	
Номінальна напруга	220-240 V ~
Частота	50/60 Hz
Потужність, що споживається	2,0 A
Максимальні коливання напруги	+/-10 %
Категорія перевищенння напруги	II

8.2 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

8.2.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► За потреби покладіть продукти у децентралізовану холодильну/морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії.
	→ Штекер пристрою вставлений неправильно.	► Перевірте штекер пристрою.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закрийте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Забезпечити належні умови навколошнього середовища: (див. 1.4 Область застосування пристрою)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування (див. 8.3 Служба сервісного обслуговування).
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

8.3 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно. Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!

Травми.

- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 7 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

8.3.1 Зв'язок зі службою сервісного обслуговування

Упевнітись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрою (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Сер. №)
- Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. 5.3.15 Info).
- або-
- Взяти інформацію про пристрій з заводської таблиці. (див. 8.4 Заводська таблиця)
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Дотримуйтесь подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

8.4 Заводська таблиця

Заводська таблиця знаходитьться всередині пристрою. Див. огляд пристрою.

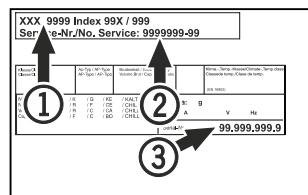


Fig. 138

- (1) Назва пристрою
(2) Сервісний номер

- (3) Серійний номер

9 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій.
- Витягніть штекер.
- У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва праворуч.
- Помийте пристрій. (див. 7.3 Чищення пристрою)
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

Вказівка

Ушкодження на пристрії або збій роботи!

- Зберігати пристрій після виведення з експлуатації лише при припустимій кімнатній температурі між -10 °C та +50 °C.

10 Утилізація

10.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрії елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані виймати такі елементи з відпрацьованих пристріїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрії розміщена відповідна вказівка.

Лампи

Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- Виведення пристрою з експлуатації.
- Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі **“Технічне обслуговування”**.
- Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

10.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортированого домашнього сміття.



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрію. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Додаткова інформація

Лампи Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини: На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 m² торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.
- Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.

11 Додаткова інформація

Подальша інформація по умовам гарантії в доданій сервісній брошурі або в інтернеті за адресою <https://home.liebherr.com>.

Коротка інструкція стосовно щоденного використання

У разі збою пристрою інформувати:

Ідентифікатор моделі / Інвентарний №:

Коротка інструкція стосовно щоденного використання

Інформація стосовно використання цієї короткої інструкції:

- Ця коротка інструкція не замінює повноцінну інструкцію з використання та навчання на пристрой.
- Ця коротка інструкція - допомога для щоденного використання і поводження з пристроям.
- Прочитати повноцінну інструкцію з використання, а також вказівки з техніки безпеки з неї.

Ця коротка інструкція призначена SRFfg 35../40../55.. для таких моделей:



Ви можете відкрити повну версію інструкції з використання за допомогою QR-коду:



Цільове використання

Цей лабораторний холодильник із внутрішнім простором без джерел займання призначений для професійного зберігання продуктів, що легко займаються, у закритих резервуарах за температури від 3 °C до 16 °C.

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло
- Застосування у вибухонебезпечних зонах
- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води

При зберіганні враховувати:

- Решітчаті полиці зміщувати в залежності від потрібної висоти.
- Враховувати максимальне завантаження.
- При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій (дотримання холодильного ланцюжка).
- Тримати відкритою вентиляційну щілину вентилятора циркуляційного повітря у внутрішній камері.
- Охолоджувані продукти не можуть торкатися випарника на задній стінці.
- Рідини зберігати у закритих резервуарах.
- Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.

Індикація статусу



Fig. 139 Індикація статусу із фактичною температурою

Навігація за допомогою кнопки

Індикація і клавіша	Опис
	Навігаційна стрілка вперед Перемикає далі меню (підменю). Після останньої сторінки меню знову з'являється перше меню.
	Навігаційна стрілка назад Коротке натискання: Перемикає меню (підменю) назад. Довге натискання (3 секунди): Переходь назад до індикації статусу.
	Підтвердити Функція активована / деактивована. Відкриває підменю. Вибір підтверджено. Індикація починає знову показувати меню.
	Назад Переходь назад на рівень меню.

Показати запис температури

У записі температури відображається тривалість запису і максимальна та мінімальна температури, вимірюні за цей час.

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідних функцій.



Fig. 140

Скинути запис температури

- Натискайте навігаційну стрілку до появи відповідних функцій.

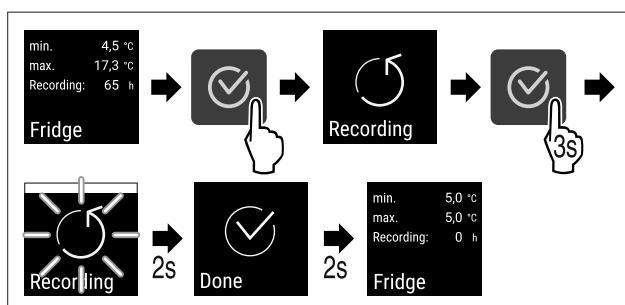


Fig. 141

Коротка інструкція стосовно щоденого використання

- Виконати кроки згідно з малюнком.

Відімкнути пристрій

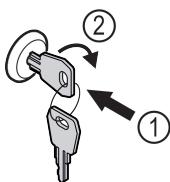


Fig. 142

- Вдавити ключ. Fig. 142 (1)
- Повернути ключ на 90° за годинниковою стрілкою.
Fig. 142 (2)
- Пристрій розкритий.

Колір символу на дисплеї	Значення	Спосіб усунення
Якщо не можете самостійно усунути несправність, зверніться до відповідального співробітника або до найближчого відділення сервісної служби.		

Від'єднати сторону



Замкнути пристрій

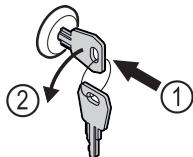


Fig. 143

- Вдавити ключ. Fig. 143 (1)
- Повернути ключ на 90° проти годинникової стрілки.
Fig. 143 (2)
- Пристрій закритий.

Чищення пристрою

- Розвантажте пристрій.
- Витягніть штекер.
- Виконувати вказівки інструкції з використання.
- Після чищення повністю висушити пристрій і оснащення.
- Підключіть пристрій.
- Ввімкніть пристрій.
- При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій.



Що робити у випадку несправності?

У випадку несправності на дисплей пристрою з'являється повідомлення. Повідомлення мають різні значення:

Колір символу на дисплеї	Значення	Спосіб усунення
БІЛИЙ із чорним стовпчиком	Нагадування Нагадує про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси і таким чином усунути повідомлення.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.
БІЛИЙ	Попередження З'являється у випадку порушення роботи. Прості порушення роботи можна усувати самостійно.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Холодильник
ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дата видачі: 20231010

**Індекс артикульних
номерів: 7080680-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

